



Leica RM2125 RTS

Rotationsmikrotom



Gebrauchsanweisung

Leica RM2125RTS

V2.0 RevA, Deutsch - 10/2011

Bestell-Nr. 14 0457 80100

Stets in Gerätenähe aufbewahren.

Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen.



Die in der vorliegenden Dokumentation enthaltenen Informationen, Zahlenangaben, Hinweise und Werturteile stellen den uns nach gründlicher Recherche bekannt gewordenen derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik dar. Wir sind nicht verpflichtet, das vorliegende Handbuch in kontinuierlichen Zeitabständen neuen technischen Entwicklungen anzupassen und Nachlieferungen, Updates usw. dieses Handbuchs an unsere Kunden nachzureichen. Für fehlerhafte Angaben, Skizzen, technische Abbildungen usw., die in diesem Handbuch enthalten sind, ist unsere Haftung im Rahmen der Zulässigkeit nach den jeweils einschlägigen nationalen Rechtsordnungen ausgeschlossen. Insbesondere besteht keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder sonstige Folgeschäden im Zusammenhang mit der Befolgung von Angaben oder sonstigen Informationen in diesem Handbuch. Angaben, Skizzen, Abbildungen und sonstige Informationen inhaltlicher wie technischer Art in der vorliegenden Gebrauchsanweisung gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften unserer Produkte.

Insoweit sind allein die vertraglichen Bestimmungen zwischen uns und unseren Kunden maßgeblich.

Leica behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Spezifikation sowie des Produktionsprozesses ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Nur auf diese Weise ist ein kontinuierlicher technischer wie produktions-technischer Verbesserungsprozess möglich.

Die vorliegende Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Urheberrechte liegen bei der Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Vervielfältigungen von Text und Abbildungen (auch von Teilen hiervon) durch Druck, Fotokopie, Microfilm, Web Cam oder andere Verfahren – einschließlich sämtlicher elektronischer Systeme und Medien – ist nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Genehmigung von Leica Biosystems Nussloch GmbH gestattet.

Die Seriennummer, sowie das Herstellungsjahr entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

Herausgegeben von:

Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17 - 19

D-69226 Nussloch

Deutschland

Telefon: +49 (0)6224 143-0

Fax: +49 (0) 6224 143-268

Internet: <http://www.leica-microsystems.com>

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Wichtige Hinweise | 6 |
| 1.1 | Symbole im Text und ihre Bedeutung..... | 6 |
| 1.2 | Benutzergruppe | 6 |
| 1.3 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| 1.4 | Gerätetyp..... | 6 |
| 2. | Sicherheit | 7 |
| 2.1 | Sicherheitshinweise..... | 7 |
| 2.2 | Gefahrenhinweise | 7 |
| 2.3 | Eingebaute Sicherheitssysteme..... | 9 |
| 3. | Gerätekomponenten und Spezifikationen | 11 |
| 3.1 | Gesamtübersicht - Geräteteile | 11 |
| 3.2 | Gerätespezifikationen | 12 |
| 3.3 | Technische Daten | 13 |
| 4. | Inbetriebnahme | 14 |
| 4.1 | Standortbedingungen | 14 |
| 4.2 | Lieferumfang..... | 14 |
| 4.3 | Auspacken und Aufstellen | 15 |
| 4.4 | Einsetzen der Objektklammer | 16 |
| 4.5 | Direktmontage der Objektklammer an der Probenhalteraufnahme..... | 17 |
| 4.6 | Aufsetzen der Messerhalterbasis, starr | 18 |
| 4.7 | Einsetzen des Messerhalters, starr..... | 18 |
| 5. | Bedienung | 19 |
| 5.1 | Einspannen der Probe..... | 19 |
| 5.2 | Einspannen des Messers/der Einwegklinge..... | 19 |
| 5.3 | Einstellen des Freiwinkels..... | 20 |
| 5.4 | Probenretraktion (Objektorientierung)..... | 21 |
| 5.5 | Orientierung der Probe (nur orientierbare Probenhalteraufnahme) | 22 |
| 5.6 | Anschneiden (Trimmen) der Probe | 23 |
| 5.7 | Schneiden | 26 |
| 5.8 | Probenwechsel | 26 |
| 5.9 | Zubehör | 27 |
| 5.9.1 | Standard-Objektklammer (optional) | 27 |
| 5.9.2 | Prismeneinlage (optional) | 28 |
| 5.9.3 | Folien-Spannklammer Typ 1 (optional)..... | 29 |
| 5.9.4 | Folien-Spannklammer Typ 2 (optional)..... | 30 |
| 5.9.5 | Universal-Kassettenklammer (optional) | 31 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.9.6 | Rundprobenhalter (optional)..... | 32 |
| 5.9.7 | Messerhalterbasis..... | 33 |
| 5.9.8 | Messerhalter N/NZ..... | 34 |
| 5.9.9 | Messerhalter E/E-TC..... | 36 |
| 5.9.10 | Messerhalter E..... | 37 |
| 5.9.11 | Übersicht - Zubehör | 40 |
| 6. | Reinigung und Wartung | 41 |
| 6.1 | Reinigen des Gerätes..... | 41 |
| 6.2 | Wartungshinweise | 44 |
| 7. | Optionales Zubehör | 45 |
| 8. | Problemlösungen | 57 |
| 8.1 | Mögliche Fehler | 57 |
| 8.2 | Funktionsstörungen..... | 58 |
| 9. | Gewährleistung und Service..... | 59 |


1. Wichtige Hinweise

1.1 Symbole im Text und ihre Bedeutung



Gefahrenhinweise sind grau hinterlegt und mit einem Warndreieck  gekennzeichnet.



Hinweise, d.h. wichtige Informationen für den Anwender sind grau hinterlegt und mit dem Symbol  gekennzeichnet.

(5)

Ziffern in Klammern beziehen sich erläuternd auf Positionsnummern in Abbildungen.



Hersteller



Beachten Sie die Gebrauchsanweisung!



In-vitro-Diagnostik (IVD)-Medizingerät



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates 98/79/EC über In-vitro-Diagnostik (IVD)-Medizingeräte.

1.2 Benutzergruppe

- Das Leica RM2125 RTS darf nur von ausgebildetem Fachpersonal bedient werden.
- Mit der Arbeit an dem Gerät darf erst begonnen werden, wenn der Benutzer die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen hat und mit allen technischen Details des Gerätes vertraut ist.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Leica RM2125 RTS ist ein handbetriebenes Rotationsmikrotom zum Herstellen dünner Schnitte von Proben unterschiedlicher Härte für den Einsatz in Routine- und Forschungslabors in den Bereichen Biologie, Medizin und Industrie.

Es ist zum Schneiden sowohl von weichen Paraffinproben, als auch härteren Proben ausgelegt, sofern diese noch zum manuellen Schneiden geeignet sind.

Jeder andere Gebrauch des Gerätes stellt eine unzulässige Betriebsweise dar!

1.4 Gerätetyp

Alle Angaben in dieser Gebrauchsanweisung gelten nur für den Geräte-Typ, der auf dem Titelblatt angegeben ist.

Ein Typenschild mit der Serien-Nr. ist an der linken Seite des Gerätes befestigt (diese Abbildung ist nur symbolisch).



Abb. 1



Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in diesem Kapitel. Lesen Sie diese auch, wenn Sie bereits mit der Handhabung und dem Gebrauch eines Leica-Gerätes vertraut sind.

2.1 Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Anweisungen und Informationen für die Betriebssicherheit und Instandhaltung des Gerätes.

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerätes und muss vor Inbetriebnahme und Gebrauch sorgfältig gelesen und beim Gerät aufbewahrt werden.



Die Gebrauchsanweisung ist um entsprechende Anweisungen zu ergänzen, wenn dies wegen bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz im Land des Betreibers notwendig ist.

Dieses Gerät ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte gebaut und geprüft.

Aktuelle Informationen über angewandte Normen finden Sie in der CE-Konformitätserklärung im Internet unter:

www.leica-microsystems.com

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.



Die Schutzeinrichtungen an Gerät und Zubehör dürfen weder entfernt noch verändert werden. Das Gerät darf nur durch von Leica autorisierte Service-Techniker geöffnet und repariert werden.

2.2 Gefahrenhinweise

Die Sicherheitseinrichtungen, die vom Hersteller an diesem Gerät angebracht wurden, sind nur die Grundlage des Unfallschutzes. Die Hauptverantwortung für einen unfallfreien Arbeitsablauf tragen vor allem der Unternehmer, bei dem das Gerät betrieben wird, sowie die von ihm benannten Personen, die das Gerät bedienen, warten oder reinigen.

Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, sind die folgenden Hinweise und Warnvermerke zu beachten.

2. Sicherheit

Gefahrenhinweise - Sicherheitshinweise am Gerät selbst



- Mit einem Warndreieck gekennzeichnete Sicherheitshinweise am Gerät selbst bedeuten, dass bei der Bedienung bzw. beim Austausch des entsprechenden Geräteteils die korrekten Bedienschritte, so wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben, ausgeführt werden müssen.
Bei Nichtbeachtung können Unfälle, Verletzungen und/oder Schäden am Gerät/Zubehör die Folge sein.

Gefahrenhinweise - Transport und Installation



- Nach dem Auspacken darf das Gerät nur aufrecht transportiert werden.
- Das Gerät zum Transport nicht an den Griffen von Handrad, Grobtriebrad oder am Einstellknopf für die Schnittdicke fassen.
- Die Schutzeinrichtungen an Gerät und Zubehör dürfen weder entfernt noch verändert werden.

Gefahrenhinweise - Arbeiten am Gerät



- Vorsicht beim Umgang mit Mikrotommessern und Einwegklingen. Die Schneide ist extrem scharf und kann schwere Verletzungen hervorrufen! Es wird dringend empfohlen, schnittfeste Sicherheitshandschuhe zu tragen (siehe optionales Zubehör).
- Vor dem Ausbau eines Messerhalters immer erst Messer/Klinge entfernen. Nicht benutzte Messer stets im Messerkasten aufbewahren!
- Messer nie mit der Schneide nach oben abstellen und niemals versuchen, ein fallendes Messer aufzufangen!
- Immer zuerst die Probe und DANACH das Messer einspannen.
- Vor jeder Manipulation an Messer und Objekt sowie vor jedem Objektwechsel und in den Arbeitspausen muss das Handrad arretiert und die Messerschneide mit dem Fingerschutz abgedeckt werden!
- Beim Schneiden von brüchigen Proben stets eine Schutzbrille tragen! Splittergefahr!
- Beim Arbeiten darf keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangen!
- Auf den Boden gefallenes Paraffin sofort aufheben und entsorgen. Es besteht Rutsch- und damit Verletzungsgefahr!
- Bei aktivierter Probenretraktion DARF eine Orientierung oder Annäherung der Probe ans Messer NICHT in der Retraktionsphase vorgenommen werden. Gleiches gilt auch für den Schaukelbetrieb "Rocking Mode". Vor dem anschließenden Schnitt wird ein Vorschub um den Retraktionswert PLUS die eingestellte Schnittdicke zugestellt. Dabei besteht die Gefahr, dass Probe und Messer beschädigt werden!
- Vor Schneidebeginn überprüfen, ob die Probe stabil in der Probenspannklammer eingespannt ist - bei nicht Beachten besteht die Gefahr, die Probe zu beschädigen.

Gefahrenhinweise - Wartung und Reinigung



- Das Gerät darf für Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur von autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.
- Herunterfallendes Zubehör NICHT auffangen - es besteht Verletzungsgefahr!
- Vor der Reinigung Handradblockierung aktivieren!
- Zum Reinigen keine aceton- und xylohaltigen Lösungsmittel verwenden!
- Bei der Reinigung darf keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangen!
- Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Laborvorschriften beachten!

2.3 Eingebaute Sicherheitssysteme

Das Gerät ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

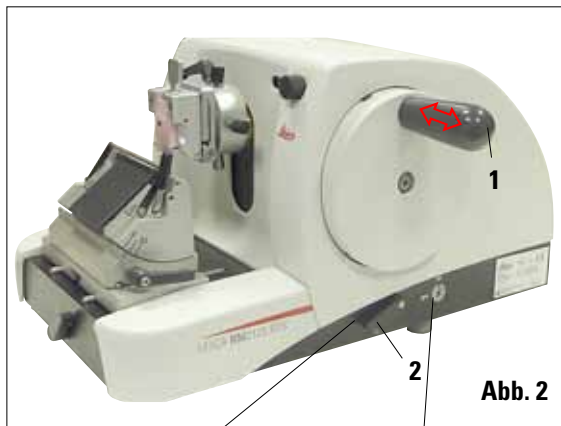


Abb. 2



Hebel in Stellung ● = Handrad blockiert
Hebel in Stellung ○ = Handrad gelöst

Handradblockierung

Das Handrad (15) kann in 12-Uhr-Stellung blockiert werden (Abb. 2).

Sobald der Handradgriff (1) nach links eingeschoben wird, rastet das Handrad beim nächsten Erreichen der 12-Uhr-Stellung ein und ist dadurch mechanisch blockiert.

Funktionsprüfung:

- Zum Aktivieren Handradgriff (1) nach links drücken. In 12-Uhr-Stellung ist das Handrad nun mechanisch blockiert und lässt sich nicht mehr drehen.
- Zum Deaktivieren den Handradgriff (1) nach rechts herausziehen.

Handradbremse

Mit dem Hebel (2) an der rechten Seite der Mikrotomgrundplatte kann die Handradbremse in beliebiger Handradstellung aktiviert werden. Wird der Hebel nach oben gedrückt, kann das Handrad nicht mehr bewegt werden. Die beiden Hebelstellungen sind durch entsprechende Punkte an der Mikrotomgrundplatte gekennzeichnet (Abb. 2).

2. Sicherheit

Fingerschutz am Messerhalter

Jeder Messerhalter ist mit einem fest montierten Fingerschutz (3, 5) ausgestattet. Damit kann die Schneide in jeder Messer- bzw. Klingenposition vollständig abgedeckt werden.



Vor jeder Manipulation an Messer oder Probe, sowie vor jedem Probenwechsel und in den Arbeitspausen, muss das Handrad arretiert und die Messerschneide mit dem Fingerschutz abgedeckt werden!

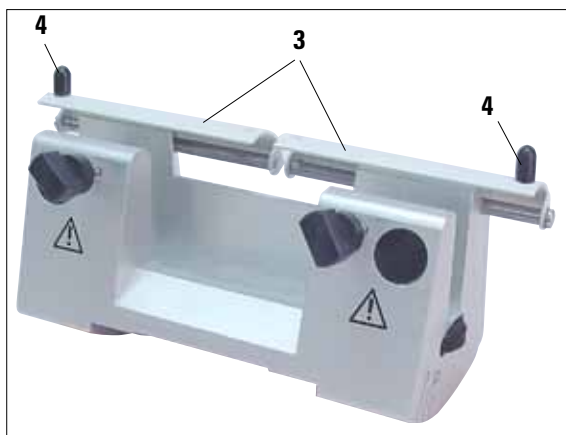


Abb. 3

Messerhalter N

Am Fingerschutz (3) des Messerhalters N sind zum Verschieben Griffe (4) angebracht (Abb. 3). Zum Abdecken der Schneide beide Seiten des Fingerschutzes zur Mitte schieben.

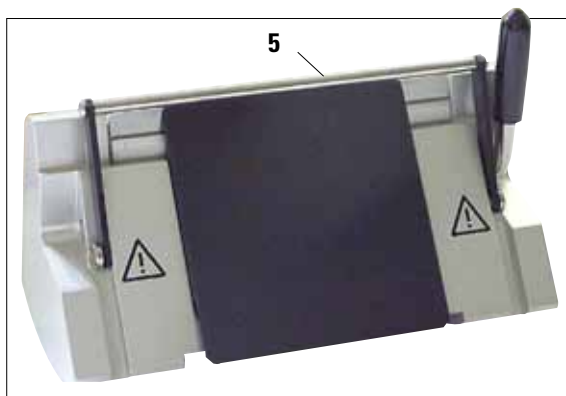


Abb. 4

Messerhalter E

Der Fingerschutz am Messerhalter E besteht aus einem klappbaren Bügel (5). Zum Abdecken der Schneide den Fingerschutzbügel (5) wie in Abb. 4 gezeigt, nach oben klappen.

3. Gerätekomponenten und Spezifikationen

3.1 Gesamtübersicht - Geräteteile

Leica RM2125 RTS (von rechts)



Abb. 5

Leica RM2125 RTS (von links)



Abb. 6

3. Gerätekomponenten und Spezifikationen

3.2 Gerätespezifikationen

Das Leica RM2125 RTS ist ein handbetriebenes Rotationsmikrotom.

- Vorschubmechanismus und Hubmechanismus sind mit spiel- und wartungsfreien Kreuzrollenführungen ausgestattet. Sie sind ebenso wie das Grobtriebssystem staubgeschützt in einem Kunststoffgehäuse untergebracht.
- Das Handrad ist über den Handradgriff in oberer Position arretierbar. Zusätzlich ist eine Handradverriegelung in jeder Position über Klemmhebel an der Grundplatte möglich.
- Das Schneiden erfolgt manuell durch Drehen des leichtgängigen Handrades, das über ein Ausgleichsgewicht exakt ausbalanciert ist.
- Der Grobvorschub wird über das Grobtriebrad an der linken Geräte-seite betätigt. Die Grobtriebrad-Drehrichtung ist vom Anwender wählbar - entsprechend seiner Erfordernisse (im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn).
- Die Schnittdicke wird über einen Drehknopf eingestellt und kann im Sichtfenster exakt abgelesen werden.
Schnittdickeneinstellung von 0,5 bis 60 µm.
- Das Gerät besitzt eine Schlitzabdeckung, die das Eindringen von Schnittabfällen in das Geräteinnere verhindert.
- Das Gerät besitzt eine mechanische Trimmfunktion, die über einen Tasthebel aktiviert wird. Es sind Schritte von 10 µm und 50 µm möglich.
- Eine weitere Zusatzfunktion ist die Probenretraktion, die Messer und Probe schont. Die Retraktionsfunktion ist vom Anwender AN- bzw. AUS-schaltbar.

In der Retraktion wird die Probe nach dem Schneidehub, während der Rückkehrbewegung, in die obere Ausgangslage um 40 µm vom Messer zurückgezogen. Vor Zustellung der neuen Schnittdicke erfolgt zunächst ein Vorschub um den Retraktionswert.

3.3 Technische Daten

Standortbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperaturbereich: | 10 °C - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 °C - 55 °C |
| relative Luftfeuchtigkeit: | max. 80 %, nicht kondensierend |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | < 80 % |

Allgemeine Angaben zum Gerät

| | |
|-----------------------------|---|
| Schnittdickenbereich: | 0,5 - 60 µm |
| Schnittdickeneinstellungen: | von 0 - 2 µm in 0,5 µm-Schritten von 2 - 10 µm in 1 µm-Schritten von 10 - 20 µm in 2 µm-Schritten von 20 - 60 µm in 5 µm-Schritten |
| Objektvorschub: | 25 mm |
| Vertikalhub: | 59 mm |
| Probenretraktion: | AN/AUS |

Maße und Gewichte

| | |
|------------------------------|--------|
| Breite | 438 mm |
| Tiefe | 472 mm |
| Höhe | 265 mm |
| Arbeitshöhe (Messerschneide) | 105 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 29 kg |

Optionale Ausstattung und optionales Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Objektorientierung (Option) | |
| horizontal: | 8° |
| vertikal: | 8° |
| Drehbarkeit: | ± 90° |
| Trimmstufen: | 10 µm, 50 µm |
| Verschiebbarkeit der Messerhalterbasis mit Lateralverschiebung | |
| Nord-Süd-Verschiebung: | ± 25 mm |
| Ost-West-Verschiebung: | ± 20 mm |
| ohne Lateralverschiebung | |
| Nord-Süd-Verschiebung: | ± 25 mm |

4. Inbetriebnahme

4.1 Standortbedingungen

- Das Gerät benötigt eine Stellfläche von ca. 438 x 472 mm
- Raumtemperatur durchgängig zwischen +10 °C und +35 °C
- relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 % - nicht kondensierend
- Umgebungsdruck von 740 hPa bis 1100 hPa
- Höhe: bis max. 2000m NN
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen ausgelegt.
- Das Handrad muss frei und bequem zugänglich sein.
- Für eine reibungslose Funktion ist auch sicherzustellen, dass keine anderen Geräte, die Vibrationen verursachen, im näheren Umfeld des Gerätes stehen.
- Der Untergrund muss in Bezug auf das Gerätegewicht weitestgehend schwingungsfrei sein und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
- Erschütterungen, direkt einfallendes Sonnenlicht und starke Temperaturschwankungen vermeiden.
- Die zu verwendenden Chemikalien sind sowohl leicht entzündlich als auch gesundheits-schädlich. Der Aufstellort muss deshalb gut belüftet sein, es dürfen sich dort keinerlei Zündquellen befinden.

4.2 Lieferumfang

1 Leica RM2125 RTS Grundgerät 14 0457 46960

Im Grundgerät ist jeweils folgendes Zubehör enthalten:

1 Probenhalteraufnahme, orientierbar..... 14 0457 46961

mit Schnellwechselsystem für Probenklammern (am Gerät montiert)

1 Wartungskit bestehend aus:

1 Innensechskant-Stiftschlüssel mit Griff, SW 3 14 0194 04764

1 Innensechskant-Stiftschlüssel mit Griff, SW 4 14 0194 04782

1 Innensechskant-Schlüssel, SW 8 14 0222 04143

1 Flasche (50 ml) Triebteile-Öl, Typ 405..... 14 0336 06086

1 Staubschutzhaube (104 R)..... 14 0212 04091

1 Gebrauchsanweisung RM2125RTS (+ Sprachen-CD) 14 0457 80002

Dies, sowie weiteres Zubehör, das Sie eventuell zusätzlich bestellt haben, finden Sie oben im Karton beige packt ([siehe Abb. 7](#)).



**Vergleichen Sie die gelieferten Teile mit der Packliste und Ihrer Bestellung.
Sollten Sie Abweichungen feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihre zuständige Leica-Verkaufsgesellschaft.**

4.3 Auspacken und Aufstellen

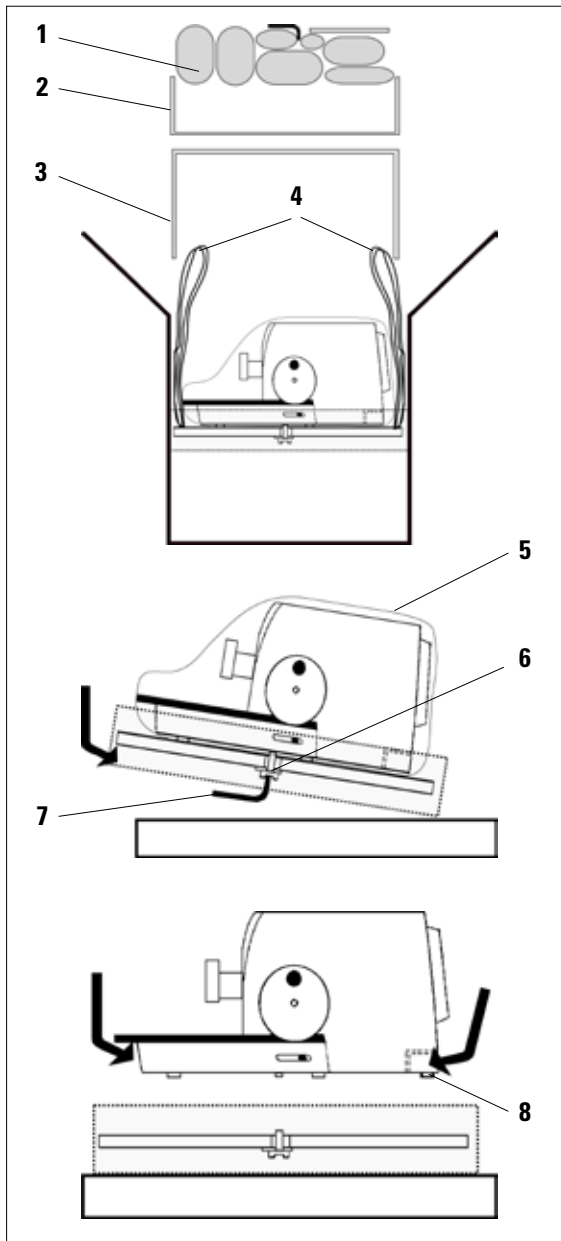


Abb. 7

- Verpackung öffnen.
- Sämtliche Zubehörteile (1) und Gebrauchsanweisung entnehmen.
- Inbusschlüssel SW 8 herausnehmen und zur Seite legen.
- Pappwanne (2) entnehmen.
- Füllmaterial entfernen.
- Kartonbrücke (3) entfernen.
- Gerät mit Hilfe der beiden Tragegurte (4) vorn und hinten auf der Holzpalette aus dem Karton entnehmen.



Das Gerät zum Transport nicht am Griff von Handrad, Grobtriebrad oder am Drehknopf für die Schnittdickeneinstellung fassen!

- Holzpalette mit dem Gerät auf einen stabilen Tisch stellen.
- Holzpalette vorne von unten leicht anheben.
- Sicherungsschraube (6) mit Unterlegscheibe unter der Holzpalette mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel SW 8 (7) lösen.
- Plastikhülle (5) aufschneiden und entfernen.
- Gerät zum Hochheben vorne und hinten an der Grundplatte fassen und von der Holzpalette heben.
- Gerät auf einen stabilen Labortisch stellen. Zwei Gleitelemente (8) hinten an der Grundplatte erleichtern das Verschieben des Gerätes auf dem Tisch.
- Gerät zum Verschieben vorne an der Grundplatte fassen, leicht anheben und auf den Gleitelementen verschieben.

4. Inbetriebnahme

4.4 Einsetzen der Objektklammer

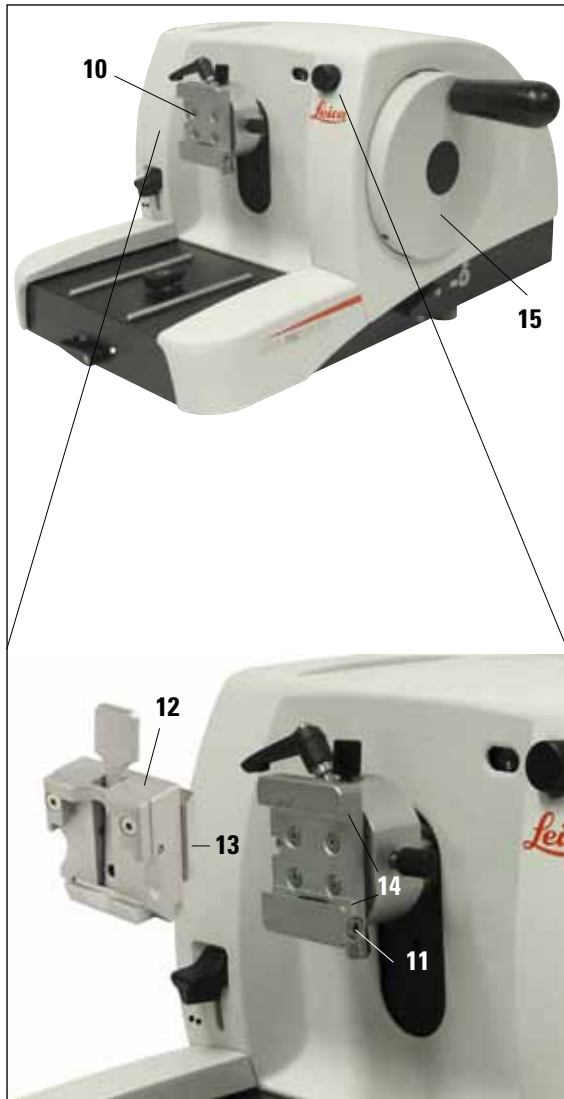


Abb. 8

Die Probenhalteraufnahme gibt es in zwei Ausführungen – mit und ohne Objektorientierung. Die Objektorientierung darf **nur** über den Service ausgetauscht werden (siehe S. 50). Die Objektorientierung ermöglicht eine einfache Lagekorrektur der Probenoberfläche bei eingespannter Probe.

In die Probenhalteraufnahme (10) können alle als Zubehör erhältlichen Objektklammern eingesetzt werden (siehe Kapitel 5.9.11 "Bedienung").



Das Grundgerät ist ab Werk mit orientierbarer Probenhalteraufnahme und einem Schnellwechselsystem für Probenklammern ausgerüstet.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Probenhalteraufnahme (10) durch Drehen des Handrades (15) in die obere Endlage fahren und die Handradblockierung aktivieren.
- Zum Lösen der Klemmung Inbuss-Schraube (11) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Führung (13) der Objektklammer (12) von links in die Schwalbenschwanzaufnahme (14) bis zum Anschlag schieben.
- Zum Klemmen der Objektklammer (12) die Inbuss-Schraube (11) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

4.5 Direktmontage der Objektklammer an der Probenhalteraufnahme

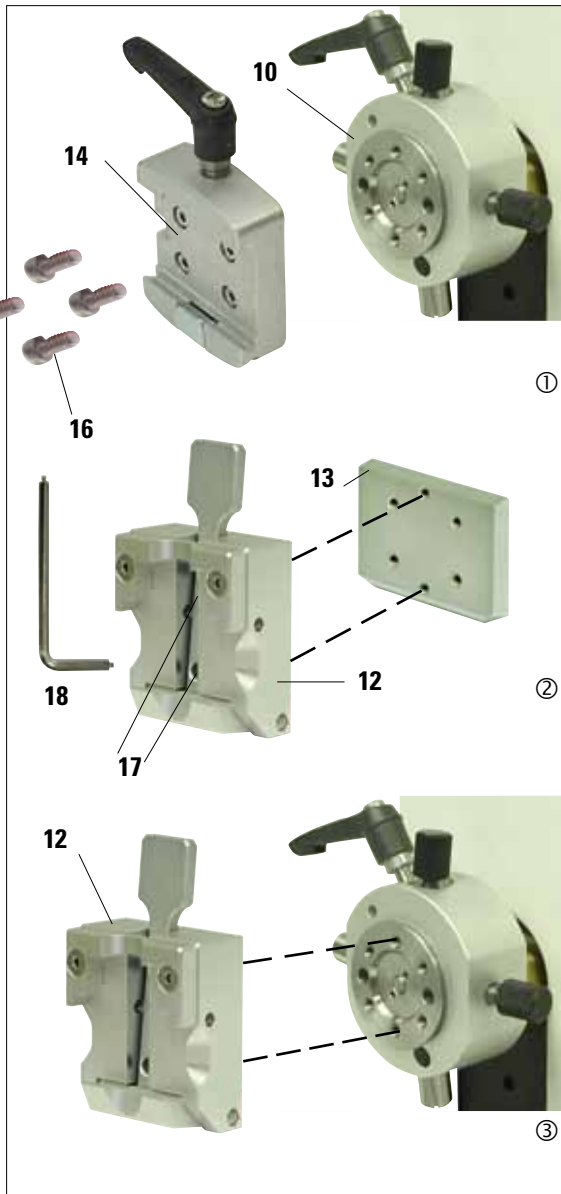


Abb. 9



Die Objektklammern (Standard- oder Universal-Kassettenklammer) können auch direkt auf der Probenhalteraufnahme befestigt werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Probenhalteraufnahme (10) durch Drehen des Handrades in die obere Endlage fahren und die Handradblockierung aktivieren.
- Dann die Schwalbenschwanzaufnahme (14) von der Probenhalteraufnahme (Abb. 9.1) entfernen.
Dazu die vier Schrauben (16) mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 3 (18) lösen und herausdrehen.
- Zum Entfernen der Schwalbenschwanzführung (13) von der Objektklammer (12) die zwei Schrauben (17) aus der Schwalbenschwanzführung herausdrehen (Abb. 9.2). Ebenfalls den Innensechskant-Schlüssel SW 3 verwenden.
- Objektklammer (12) wie gezeigt (Abb. 9.3) auf die Probenhalteraufnahme aufsetzen und mit den beiden Schrauben (17) befestigen.

4. Inbetriebnahme

4.6 Aufsetzen der Messerhalterbasis, starr

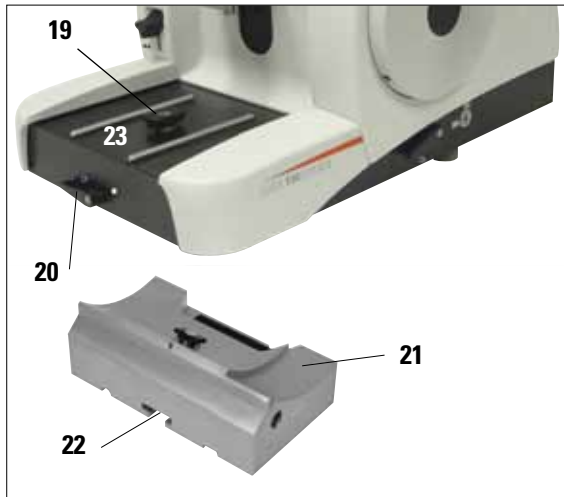


Abb. 10

- Klemmhebel (20) zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
(Stellung ○ = gelöst)
- Universal-Messerhalterbasis (21) mit der Nut (22) auf der Unterseite in das T-Stück (19) der Mikrotomgrundplatte (23) einschieben.
- Klemmhebel (20) zum Klemmen der Messerhalterbasis im Uhrzeigersinn drehen.
(Stellung ● = blockiert)

4.7 Einsetzen des Messerhalters, starr

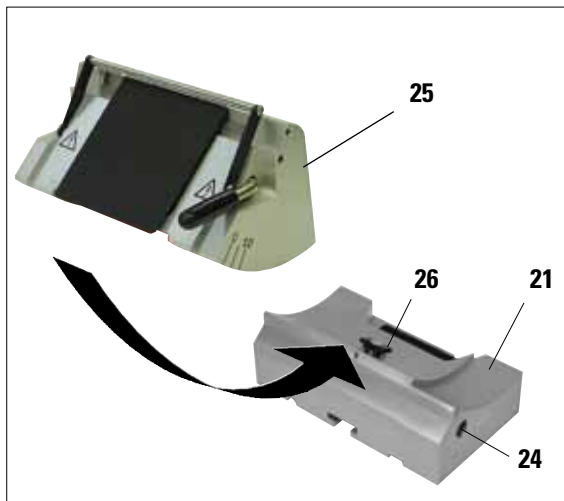


Abb. 11

- Zum Lösen die Inbusschraube (24) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Messerhalter (25) mit der Nut auf das T-Stück (26) der Messerhalterbasis (21) aufsetzen.
- Zum Klemmen die Inbuss-Schraube (24) im Uhrzeigersinn drehen.

5.1 Einspannen der Probe



Immer zuerst die Probe und DANACH das Messer oder die Klinge einspannen.

Vor jeder Manipulation an Messer/Klinge und Probe sowie vor jedem Probenwechsel und in den Arbeitspausen muss das Handrad arretiert und die Messerschneide mit dem Fingerschutz abgedeckt werden!

- Objektklammer durch Drehen des Handrades in die höchste Position stellen.
- Zum Aktivieren der Handradblockierung den Handradgriff einrasten lassen.
- Probe in die Objektklammer einsetzen.



Das Einsetzen der Probe in die verschiedenen Objektklammern und Probenhalter ist in [Kapitel 5.9 "Bedienung"](#) ausführlich beschrieben.

5.2 Einspannen des Messers/der Einwegklinge



Vorsicht beim Umgang mit Mikrotommessern und Einwegklingen. Die Schneide ist extrem scharf und kann schwere Verletzungen hervorrufen!

- Messer bzw. Einwegklinge vorsichtig in den Messerhalter einsetzen und klemmen.



Das Einsetzen der Klinge bzw. des Messers in die einzelnen Messerhalter ist in [Kapitel "Bedienung"](#), 5.9.8, 5.9.9, 5.9.10 ausführlich beschrieben.

5. Bedienung

5.3 Einstellen des Freiwinkels

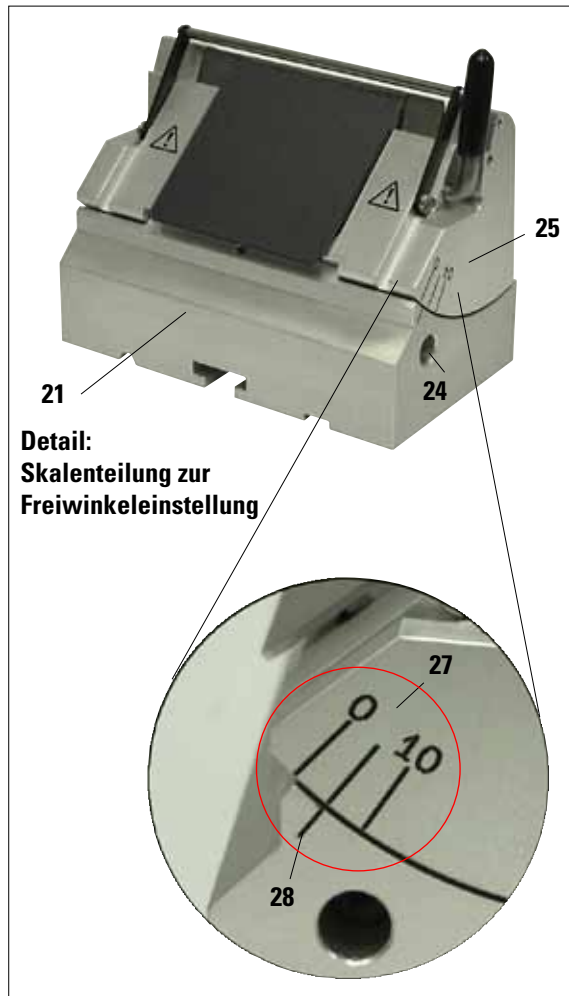


Abb. 12

- Die Indexstriche (0°, 5° und 10°) für die Freiwinkeleinstellung (27) befinden sich an der rechten Seite des Messerhalters (25).
- An der rechten Seite der Messerhalterbasis (21) befindet sich ebenfalls ein Indexstrich (28) als Bezugspunkt für die Freiwinkeleinstellung.
- Die Klemmung bei Verwendung der Messerhalterbasis (starr) Inbuss-Schraube (24) mit 4er Inbuss-Schlüssel entgegen des Uhrzeigersinns lösen.
- Bei Verwendung der Messerhalterbasis (mit Lateralverschiebung) Hebel auf der rechten Seite der MH-Basis gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Messerhalter anhand der Indexstriche verschieben, bis der Indexstrich für die gewünschte Einstellung über dem Indexstrich der Messerhalterbasis steht.

Beispiel:

Detail-Abb. zeigt einen Freiwinkel von 5°.



Die empfohlene Einstellung des Freiwinkels für den Messerhalter E liegt bei 1° - 3°.

- Den Messerhalter in dieser Position festhalten und den Hebel (24), bzw. Inbuss-Schraube (je nach verwendeter Messerhalterbasis) zum Klemmen im Uhrzeigersinn drehen.

5.4 Probenretraktion (Objektorientierung)



Abb. 13



Abb. 13a

Um die Berührung der überschrittenen Probe mit dem Messer oder der Klinge während der Rückkehrbewegung in der oberen Endlage zu vermeiden, wird die Probe bei aktivierter Retraktion um 40 µm zurück gezogen.



Die Probenretraktion kann vom Anwender AN oder AUS geschaltet werden.

Dazu mit einem Innensechskant-Schlüssel mit Griff, SW 4 (im Lieferumfang enthalten), die im Detailfoto (Abb. 13a) dargestellte Schraube so drehen, dass der rote Punkt auf "OFF" zeigt = Retraktion ist deaktiviert. Roter Punkt auf "ON" bedeutet = die Retraktion ist eingeschaltet.

Wichtig bei aktivierter Retraktion:



Die Orientierung oder Annäherung der Probe darf NICHT in der Retraktionsphase vorgenommen werden (ist der schwarze Pkt. auf dem Handrad - siehe Detail Abb. 13 - sichtbar, befindet man sich in der Schneidephase)! Vor dem anschließenden Schnitt wird die zuvor zurückgezogene Probe um dem Retraktionswert PLUS der eingestellten Schnittdicke zugestellt.

Dabei besteht die Gefahr, dass Probe und Messer durch einen zu dicken Schnitt beschädigt werden.

Gleiches gilt für den Schaukelbetrieb "Rocking Mode", bei dem die Probe durch Schaukelbewegung (keine vollständige Handradumdrehung) angetrimmt wird.

"Rocking Mode" NUR in der Schneidephase durchführen - NIEMALS in der Retraktionsphase!

5. Bedienung

5.5 Orientierung der Probe (nur orientierbare Probenhalteraufnahme)

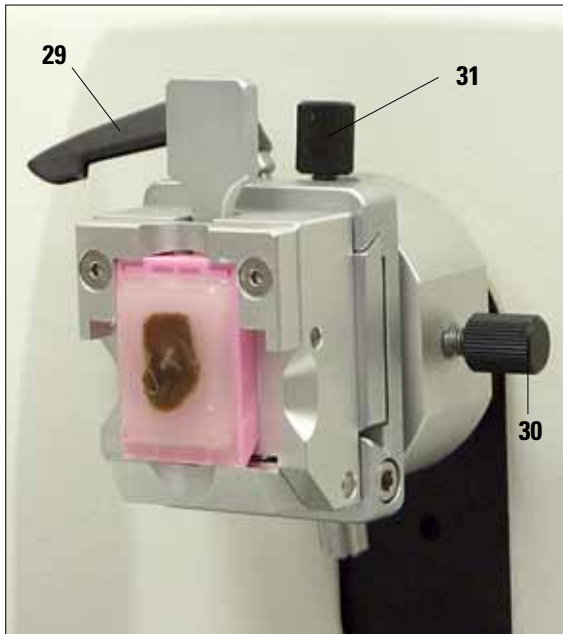


Abb. 14

Die Objektorientierung ermöglicht eine einfache Lagekorrektur der Probenoberfläche bei eingespannter Probe.

- Probe durch Drehen des Grobtriebrades (siehe Abb. 6, Seite 11) in die hintere Endlage fahren. (siehe [Kapitel 5.6](#)).
- Klemmhebel vorn an der Mikrotomgrundplatte lösen und Messerhalterbasis mit Messerhalter bis kurz vor die Probe schieben. Siehe hierzu [Abb.10,S.18](#) bzw. [Abb. 27, S.31](#).



Eine Orientierung der Probe darf NICHT in der Retraktionsphase vorgenommen werden!

Vor dem anschließenden Schnitt wird ein Vorschub um den Retraktionswert PLUS die eingestellte Schnittdicke zugestellt.

Dabei besteht die Gefahr, dass Probe und Messer beschädigt werden!

- Probenhalteraufnahme durch Drehen des Handrades in die obere Endlage fahren und die Handradblockierung aktivieren.
- Zum Lösen der Klemmung Exzenterhebel (29) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Mit Stellschraube (31) Probe in Nord-Süd- mit Stellschraube (30) Probe in Ost-West-Richtung orientieren.
- Zum Fixieren der Orientierung Exzenterhebel (29) im Uhrzeigersinn drehen.

5.6 Anschneiden (Trimmen) der Probe

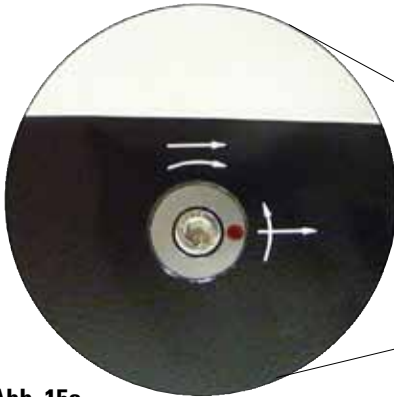


Abb. 15a



Abb. 15

Grobtrieb (37)

Der Grobtrieb dient der schnellen horizontalen Objektbewegung vorwärts - zum Messer hin - und rückwärts - vom Messer weg.

Das Gerät kann wahlweise mit Rechtslauf oder Linkslauf für das Grobtrieb (37) verwendet werden.

Dazu mit einem Innensechskant-Schlüssel mit Griff, SW 4 (im Lieferumfang enthalten), die im Detailfoto (Abb. 15a) dargestellte Schraube so drehen:

1. dass der rote Punkt auf **3 Uhr** steht. Das Grobtrieb **entgegen** dem Uhrzeigersinn drehen (siehe gebogener Pfeil) bedeutet Probenvorschub.

Das Grobtrieb **im** Uhrzeigersinn drehen bedeutet, die Probe bewegt sich zurück (weg vom Messer).

2. dass der rote Punkt auf **12 Uhr** steht. Das Grobtrieb **im** Uhrzeigersinn drehen (siehe gebogener Pfeil) bedeutet Probenvorschub.

Das Grobtrieb **entgegen** dem Uhrzeigersinn drehen bedeutet, die Probe bewegt sich zurück (weg vom Messer).



Bei Erreichen der hinteren bzw. vorderen Endlage lässt sich das Grobtrieb nur noch schwer drehen (wenn Sie hier trotzdem weiterdrehen, wird die Drehmomentbegrenzung übersprungen - keine Fehlfunktion!). In der vorderen Endlage findet keine Zustellung mehr statt.

5. Bedienung

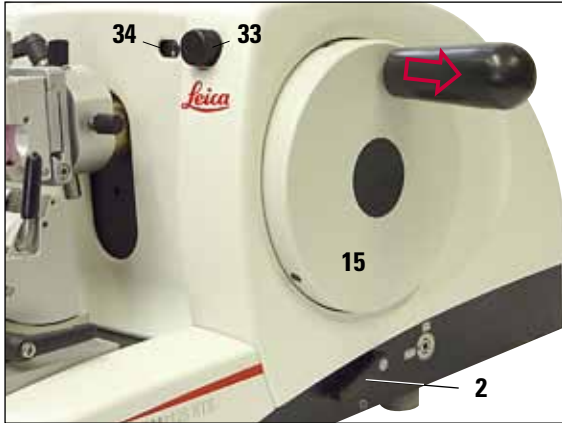


Abb. 16

Anschneiden der Probe mit dem Grobtrieb

- Die Handradblockierung lösen. Dazu den Griff (1) des Handrades nach rechts herausziehen und mit dem Hebel (2) die Bremse lösen.
 - Bremse fest
 - Bremse gelöst
- Probe durch Drehen des Grobtriebrades (37, Abb. 2) an das Messer annähern und durch gleichzeitiges Drehen des Handrades (15) bis zum Erreichen der gewünschten Probenebene anschneiden.

Trimmen der Probe durch Einstellen einer großen Schnittdicke

- Eine entsprechend große Schnittdicke (z.B. 50 μm) mit dem Schnittdicken-Einstellknopf (33) vorn rechts am Mikrotom einstellen.
Die aktuelle Einstellung ist im Schnittdickenfenster (34) abzulesen.
- Probe durch Drehen des Handrades (15) bis zum Erreichen der gewünschten Probenebene anschneiden.

Anschneiden mit der mechanischen Trimmfunktion

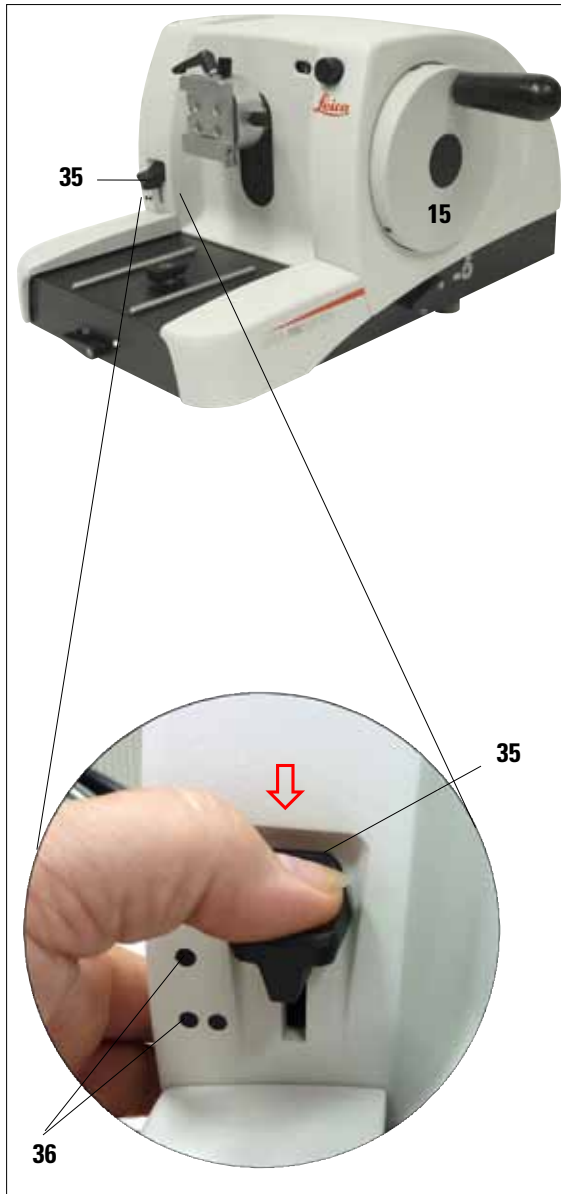


Abb. 17

Das Leica RM2125 RTS ist mit einer mechanischen Trimmfunktion ausgestattet, die über den Trimmhebel (35) aktiviert wird.

Der Trimmhebel hat 3 Raststellungen:
0 μm , 10 μm und 50 μm .

Die Punkte (36) markieren die beiden Trimmstufen:

- = 10 μm
- = 50 μm

- Zum Aktivieren der Trimmfunktion den Hebel nach unten in die gewünschte Stellung drücken und festhalten.
- Bei jeder Handradumdrehung erfolgt eine Zustellung von 10 μm bzw. 50 μm .
- Nach Loslassen des Hebels federt dieser in die Ausgangsposition (Nullstellung) zurück. Die Trimmfunktion ist damit deaktiviert.



Die eingestellte Schnittdicke wird nicht zum gewählten Trimmwert dazu addiert.

Ist die eingestellte Schnittdicke größer als der gewählte Trimmwert, wird die Schnittdicke zugestellt.

- Probe durch Drehen des Grobtriebsrades an das Messer annähern.
- Gewünschte Trimmstufe wählen.
- Probe durch Drehen des Handrades (15) bis zum Erreichen der gewünschten Probenebene anschneiden.
- Trimmhebel (35) loslassen.

5. Bedienung

5.7 Schneiden



Handrad stets gleichmäßig drehen. Die Drehgeschwindigkeit des Handrades muss der Härte der Probe angepasst sein.

Bei härteren Proben mit einer langsamen Geschwindigkeit arbeiten.

ACHTUNG: Das Handrad läuft nach, wenn es nach sehr schnellem Drehen losgelassen wird - es besteht jetzt Quetsch- und Verletzungsgefahr!

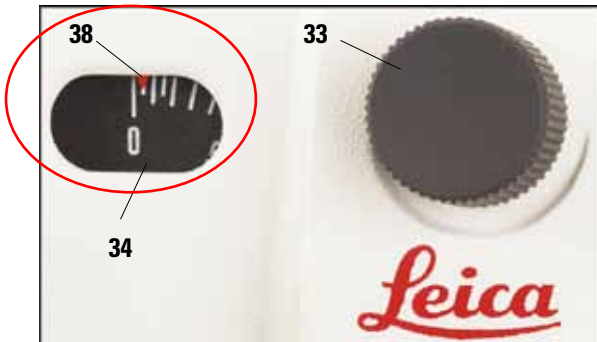


Abb. 18

- Gewünschte Schnittdicke mit dem Schnittdicken-Einstellknopf (33) vorn rechts am Mikrotom einstellen, bzw. den eingestellten Wert im Sichtfenster (34) überprüfen. Der rote Zeiger (38) zeigt die gewählte Schnittdicke (auf der Skala) an.
- Zum Schneiden eine andere Stelle der Schneide als zum Trimmen benutzen.

- Dazu den Messerhalter auf der Messerhalterbasis mit Lateralverschiebung entsprechend verschieben (siehe [Kap. 5.9.7](#)) oder bei Verwendung der Messerhalterbasis ohne Lateralverschiebung das Messer bzw. die Einwegklinge im Messerhalter verschieben.
- Zum Schneiden Handrad (15) gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen.
- Schnitte abnehmen und präparieren.

5.8 Probenwechsel



Vor jeder Manipulation an Messer oder Probe, sowie vor jedem Probenwechsel und in den Arbeitspausen, muss das Handrad arretiert und die Messerschneide mit dem Fingerschutz abgedeckt werden!

- Probe durch Drehen des Handrades in die obere Endlage fahren und die Handradblockierung aktivieren.
- Schneide mit dem Fingerschutz abdecken.
- Probe aus der Objektklammer entnehmen und neue Probe einsetzen.
- Objektklammer mit Grobtrieb so weit zurückfahren, dass die neue Probe angeschnitten werden kann.

5.9 Zubehör



Alle als Zubehör erhältlichen Objektklammern können sowohl in die orientierbare, als auch nicht orientierbare Probenhalteraufnahme eingesetzt werden.

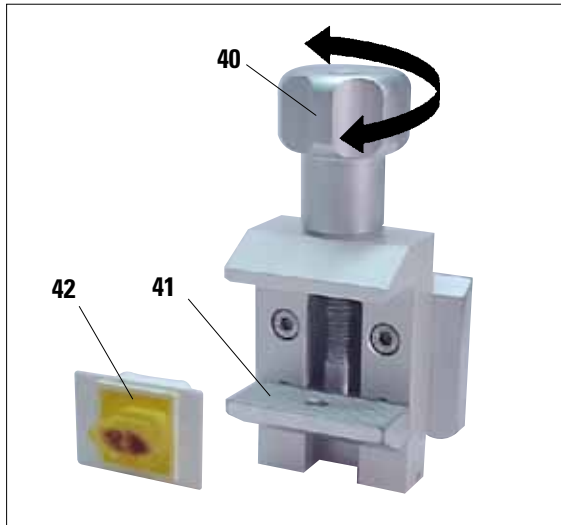


Abb. 19

5.9.1 Standard-Objektklammer (optional)

Die Standard-Objektklammer ist für die Aufnahme von Proben von 40 x 40 mm geeignet. Sie dient zum direkten Einspannen von rechteckigen Probenblöcken. Zusätzlich dient sie als Aufnahme für die Folienspannklammern.

- Rändelschraube (40) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die untere bewegliche Backe (41) nach unten zu bewegen.
- Probe (42) in gewünschter Lage einsetzen.
- Rändelschraube (40) im Uhrzeigersinn drehen, um die untere Backe nach oben zu bewegen, bis die Probe stabil geklemmt ist.



Beim Einspannen von Kassetten darauf achten, dass diese nicht zu stark gespannt werden, da sich die Kassettenkörper verbiegen können und es dadurch zu Dick-Dünn Schnitten kommen, bzw. die komplette Probe abfallen und beschädigt werden kann.

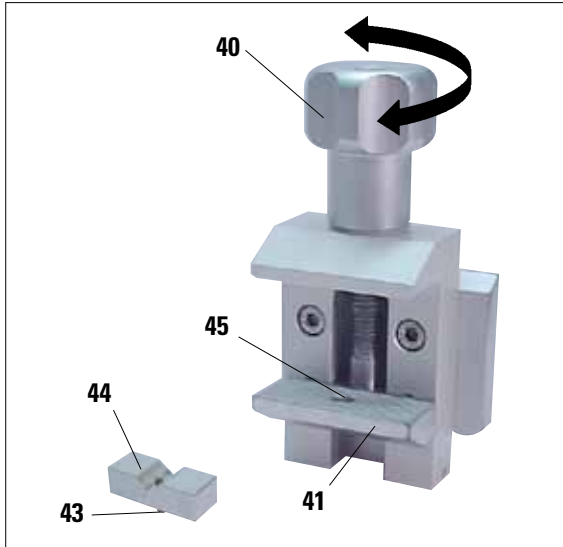


Abb. 20

5.9.2 Prismeneinlage (optional)


Die Prismeneinlage (44) wird in den unteren beweglichen Backen der Standard-Objektklammer eingesetzt.

Sie dient zum Einspannen von runden Proben.

- Rändelschraube (40) gegen den Uhrzeigersinn drehen und die untere bewegliche Backe (14) nach unten bewegen.
- Stift (43) der Prismeneinlage (44) in die Bohrung (45) der unteren Backe (41) einsetzen.
- Probe in gewünschter Lage einsetzen.
- Rändelschraube (40) im Uhrzeigersinn drehen, um die untere Backe mit der Prismeneinlage nach oben zu bewegen, bis die Probe stabil geklemmt ist.

5.9.3 Folien-Spannklammer Typ 1 (optional)

Die Folien-Spannklammer Typ 1 ist für sehr kleine, dünne Folienstücke und flache, eckige Proben geeignet. Sie wird in die Standard-Objekt-klammer eingesetzt.

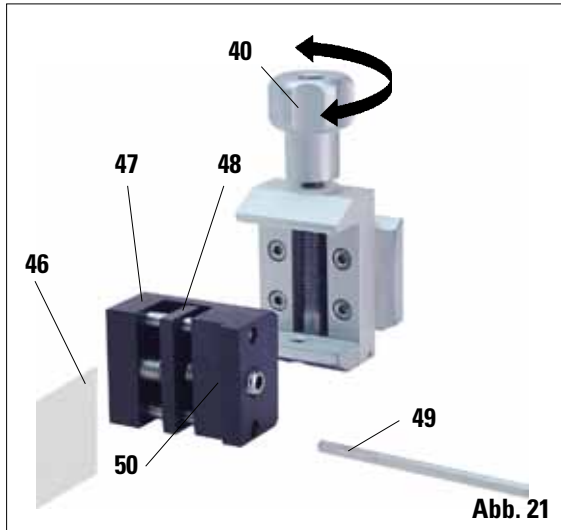


Klemmen von Folien

- Den beweglichen Backen (48) durch Drehen des Gewindestifts mit einem Sechskant-Stiftschlüssel SW 4 (49) nach rechts bewegen.
- Folie (46) zwischen die bewegliche Backe (48) und feste Backe (47) einsetzen.
- Zum Klemmen der Folie die bewegliche Backe (48) mit dem Sechskant-Schlüssel gegen die feste Backe (47) drehen.
- Folien-Spannklammer (50) wie dargestellt in die Standard-Objekt-klammer einsetzen.
- Rändelschraube (40) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Folien-Spannklammer stabil geklemmt ist.

Klemmen von flachen, eckigen Proben

Für eckige Proben wird der mitgelieferte kürzere Gewindestift (52) statt des längeren Gewindestifts (51) eingesetzt.

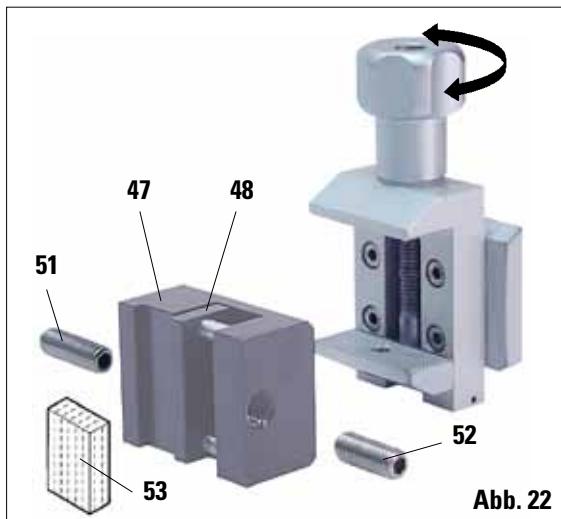

- Längeren Gewindestift (51) mit dem Innen-sechskant-Schlüssel SW 4 (49) nach links herausdrehen.
- Kürzeren Gewindestift (52) in die Bohrung eindrehen.
- Probe (53) zwischen der beweglichen Backe (48) und der festen Backe (47) einsetzen.
- Zum Klemmen der Probe die bewegliche Backe (48) durch Eindrehen des Gewindestiftes (52) gegen die feste Backe (47) drücken.
- Folien-Spannklammer, wie dargestellt, in die Standard-Objekt-klammer einsetzen.
- Rändelschraube (40) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Folien-Spannklammer stabil geklemmt ist.

5. Bedienung

5.9.4 Folien-Spannklammer Typ 2 (optional)



Die Folien-Spannklammer Typ 2 ist zur Aufnahme von Folienbändern geeignet. Sie wird in die Standard-Objektklammer eingesetzt.

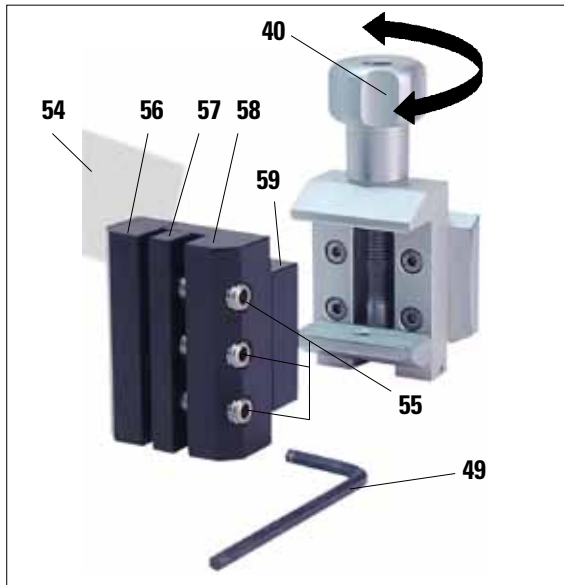


Abb. 23

- Zum Öffnen der Backen (56) und (57) die drei Schrauben (55) mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 4 (49) ein wenig herausdrehen.
- Folienband (54) von hinten zwischen der beweglichen Backe (57) und der festen Backe (56) hindurchschieben.
- Zum Klemmen der Folie zunächst die mittlere Schraube und dann die beiden äußeren Schrauben (55) mit dem Innensechskant-Schlüssel (49) eindrehen.
- Folien-Spannklammer (59) so in die Standard-Objektklammer einsetzen, dass die schräge Fläche (58) an der Rückseite nach rechts oder links zeigt.
- Rändelschraube (40) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Folien-Spannklammer stabil geklemmt ist.

5.9.5 Universal-Kassettenklammer (optional)

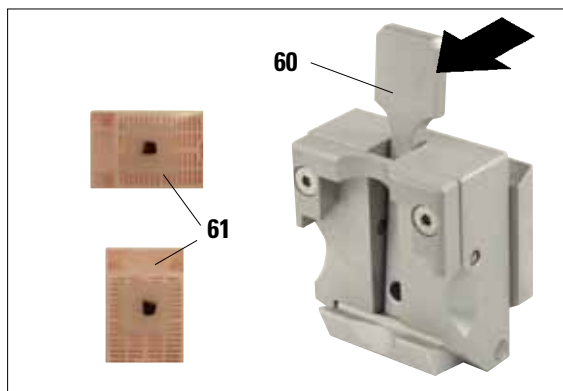


Abb. 24



Das Laborpersonal MUSS den einwandfreien, festen Sitz der Kassette in der Universal-Kassettenklammer vor dem Schneiden prüfen.

- Hebel (60) nach vorn ziehen.
- Kassette (61) horizontal oder vertikal einlegen.
- Zum Klemmen der Kassette Hebel loslassen.



In die Universal-Kassettenklammer (UKK) können Leica / Surgipath Kassetten mit den Minimalmaßen von 39,8 x 28mm und den Maximalmaßen von 40,9 x 28,8mm sowohl horizontal als auch vertikal eingespannt werden.

Bei Verwendung anderer - insbesondere dünnwandiger - Kassetten kann es zur Deformation der Kassette oder anderen Problemen mit der Klemmung kommen. Stellt der Anwender beim Einspannen der Kassette fest, dass diese nicht stabil geklemmt ist, muss eine alternative Spannklemmer verwendet werden.

Bei Verwendung von Kassetten mit angeformten Deckel muss nach dem Entfernen des Deckels darauf geachtet werden, dass die Bruchkante das stabile Einspannen der Probe nicht beeinträchtigt - gegebenenfalls muss die Probe horizontal eingespannt werden.

Vor dem Einspannen der Kassette in die Universal-Kassettenklammer überschüssiges Paraffin an der Kassettenaußenseite entfernen, um dass stabile Einspannen der Kassette zu gewährleisten.

Paraffinanhaftungen an der Außenseite der Kassette können zum Verschmutzen der Universal-Kassettenklammer führen. Die Verschmutzung beeinträchtigt das stabile Einspannen der Kassette und kann zu Dick-Dünn Schnitten, Chattern innerhalb des Schnittes und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Probe führen. Der Anwender muss vor dem Schneiden die stabile Klemmung der Probe überprüfen und gegebenenfalls die Universal-Kassettenklammer gemäß den Vorgaben im Kapitel 8.1 "Reinigung und Wartung - Universal-Kassettenklammer" von Paraffinanhaftungen befreien.

5. Bedienung

5.9.6 Rundprobenhalter (optional)



**Der Rundprobenhalter dient zur Aufnahme von runden Objekten.
Es stehen Einsätze für Rundproben von 6, 15 und 25 mm Durchmesser zur Verfügung.**

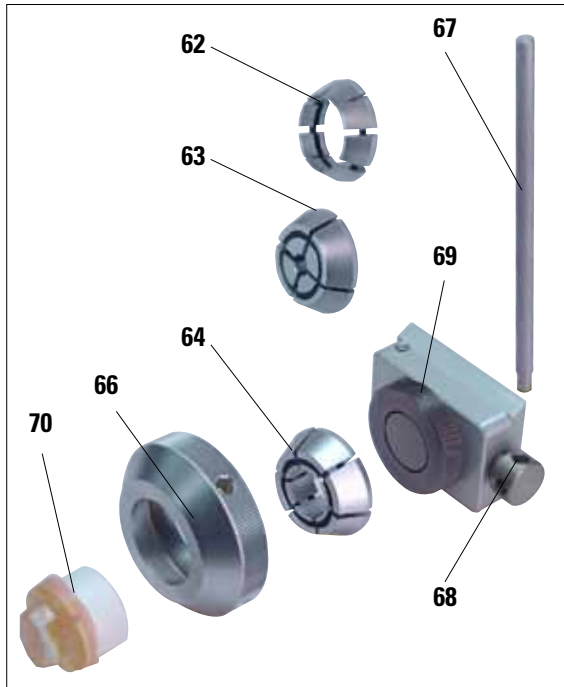


Abb. 25

- Zum Einsetzen des entsprechenden Einsatzes (**62, 63, 64**) Spannring (**66**) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
- Erforderlichen Einsatz in den Spannring (**66**) einlegen und Spannring durch Drehen im Uhrzeigersinn auf das Gewinde (**69**) aufschrauben.
- Probe (**70**) einsetzen und zum Klemmen den Spannring (**66**) im Uhrzeigersinn drehen.
- Zur Orientierung der eingespannten Probe Stift (**67**) in die Bohrung (**68**) einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Klemmung zu lösen. Die Probe kann jetzt so gedreht werden, dass die gewünschte Seite oben ist.
- Zum Fixieren der gewählten Stellung Stift (**67**) im Uhrzeigersinn festdrehen.

5.9.7 Messerhalterbasis

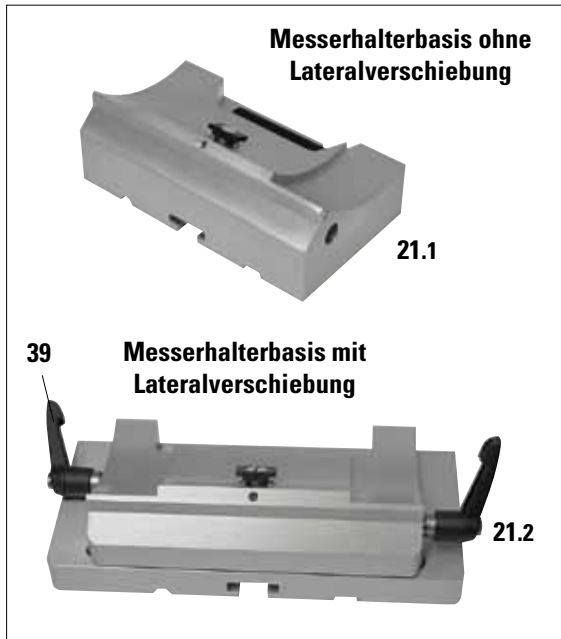


Abb. 26

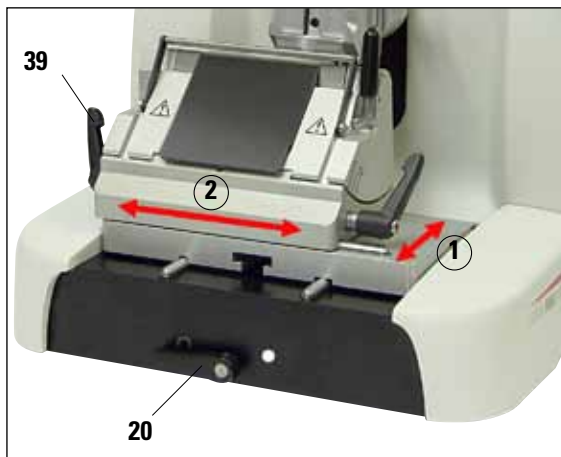


Abb. 27

Messerhalterbasis ohne Lateralverschiebung

Die einteilige Messerhalterbasis ohne Lateralverschiebung (21.1) kann lediglich nach vorn und hinten auf der Mikrotomgrundplatte verschoben werden.

Verschieben in Nord-Süd-Richtung ①

Die Nord-Süd-Verschiebung ermöglicht es, den Messerhalter optimal in Schneideposition zur Probe zu bringen.

- Zum Lösen der Klemmung Klemmhebel (20, Abb. 27) vorn an der Mikrotomgrundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Messerhalterbasis mit Messerhalter vor- bzw. zurückschieben.
- Zum Klemmen Hebel (20) im Uhrzeigersinn drehen.

Messerhalterbasis mit Lateralverschiebung

Die Messerhalterbasis mit Lateralverschiebung (21.2) ist zweiteilig und kann dadurch auf der Mikrotomgrundplatte sowohl vor- und zurück, als auch seitlich verschoben werden.

Ost-West-Richtung ②

Die seitliche Verschiebefunktion ermöglicht es, die Schneide der Klinge über die gesamte Länge zu nutzen, ohne dabei die Einstellungen am Messerhalter zu verändern.

- Zum Lösen der Klemmung den Klemmhebel (39, Abb. 26) links an der Messerhalterbasis nach vorn klappen.
- Messerhalterbasis mit Messerhalter seitlich verschieben.
- Zum Klemmen Hebel (39) nach hinten klappen.

5. Bedienung

5.9.8 Messerhalter N/NZ



Die Messerhalter N und NZ sind für Standardmesser aus Stahl und Hartmetall, Profil c und d, bis zu 16 cm Länge geeignet. Die Höhenverstellung ermöglicht problemlos die Verwendung auch von mehrfach nachgeschliffenen Messern.

Einsetzen der Messerauflage

- Fingerschutz (8) nach innen schieben.
- Messerauflage (46) in gezeigter Lage auf die Höhenverstellschrauben (verdeckt) aufsetzen. Die abgeflachten Enden der Höhenverstellschrauben müssen in den Schlitz an beiden Enden der Messerauflage sitzen.



Bevor das Messer eingesetzt wird, muss der Messerhalter zusammen mit der Messerhalterbasis im Gerät eingebaut sein!

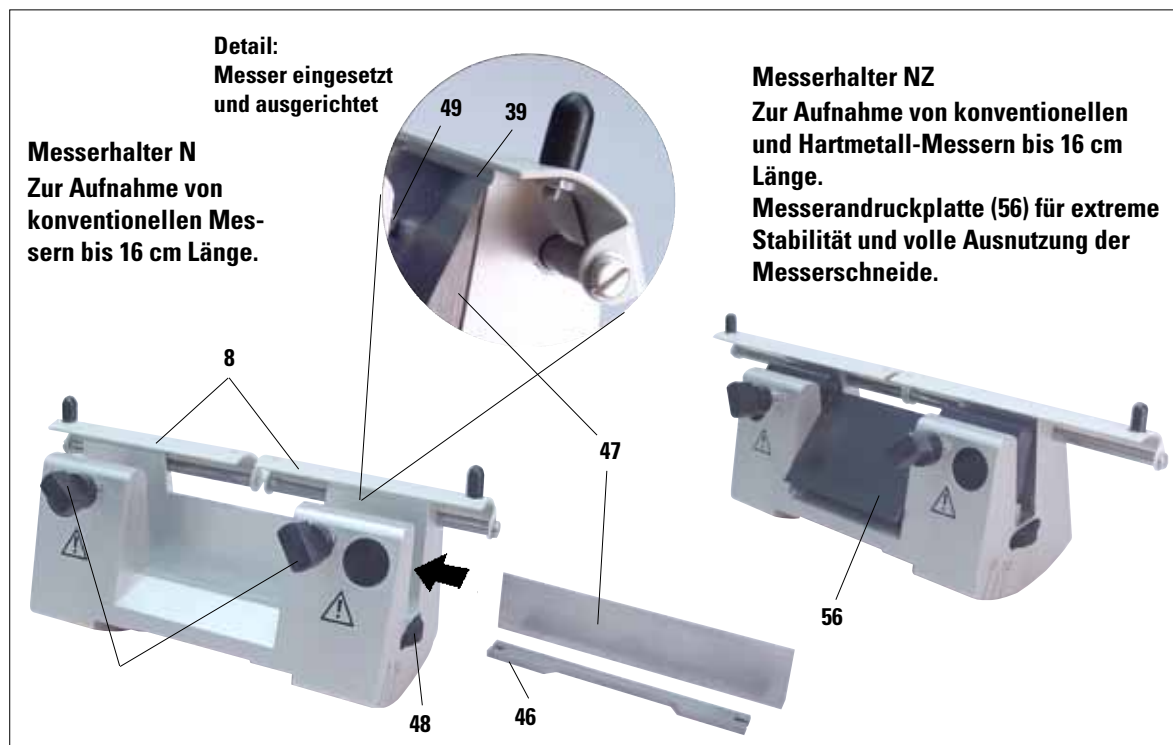


Abb. 28

Einlegen des Messers

- Rändelmuttern **(48)** rechts und links am Messerhalter gegenläufig nach vorne drehen und die Messerauflage über die Höhenverstellerschrauben ganz nach unten bewegen, damit die Messerschneide beim Einsetzen des Messers nicht beschädigt wird.
- Klemmschrauben **(49)** gegen den Uhrzeigersinn weit herausdrehen.
- Messer **(47)** am Messerrücken fassen und, wie gezeigt, mit der Schneide nach oben vorsichtig von der Seite einschieben.

Messerhöhenverstellung

Beim Einstellen des Freiwinkels muss die Messerschneide möglichst genau in der Drehachse des Messerhalters sitzen. Als Orientierung für die richtige Messerhöhe dient die Anlagekante der hinteren Klemmbacken **(39)**. Die Messerschneide muss parallel dazu ausgerichtet sein.

- Rändelmuttern **(48)** gleichmäßig nach hinten drehen, bis die Messerschneide parallel zur Anlagekante **(39)** (siehe Detail-Abb.) der hinteren Klemmbacken steht.
- Zum Klemmen des Messers **(47)** die beiden Klemmschrauben **(49)** im Uhrzeigersinn gleichmäßig eindrehen.

Verschieben des Messers

- Fingerschutz **(8)** nach innen schieben.
- Zum Lösen Klemmschrauben **(49)** gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Messer **(47)** seitlich nach rechts bzw. links verschieben.
- Zum Klemmen des Messers **(47)** stets zuerst diejenige der beiden Klemmschrauben **(49)** im Uhrzeigersinn eindrehen, die sich auf der Seite befindet, nach der das Messer verschoben wurde.

5. Bedienung

5.9.9 Messerhalter E/E-TC



Der Messerhalter E-TC ist für TC-65 Einwegklingen aus Hartmetall geeignet.



Bevor die Klinge eingesetzt wird, muss der Messerhalter zusammen mit der Messerhalterbasis im Gerät eingebaut sein!

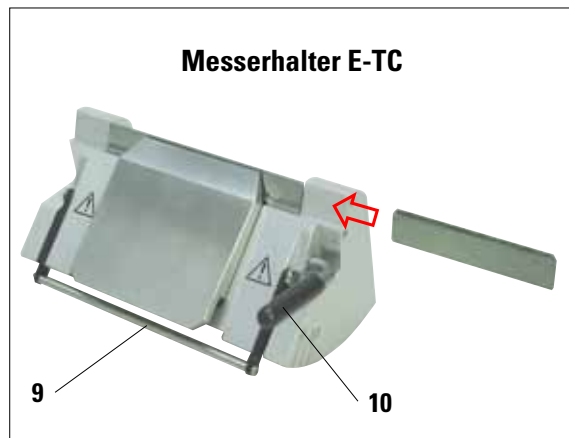


Abb. 29

Einsetzen der Klinge, Messerhalter E und E-TC

- Fingerschutzbügel (9) nach unten klappen.
- Zum Einlegen der Klinge rechten Klemmhebel (10) nach vorn herunterklappen.
- Klinge vorsichtig von der Seite einschieben. Dabei darauf achten, dass die Klinge unbedingt parallel zur oberen Kante der Andruckplatte eingespannt wird.
- Zum Klemmen der Klinge Klemmhebel (10) nach oben klappen.

5.9.10 Messerhalter E



Der Messerhalter E ist für konventionelle Einwegklingen aller gängigen Fabrikate geeignet. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich (für Schmalbandklingen (77) Länge: 80 mm x Höhe: 8 mm x Dicke: 0,25 mm und Breitbandklingen (78) Länge: 80 mm x Höhe: 14 mm x Dicke: 0,317 mm), die sich in der hinteren Andruckplatte (80) unterscheiden.

Die Andruckplatte für den jeweils anderen Klingentyp ist einzeln erhältlich und kann einfach ausgetauscht werden.

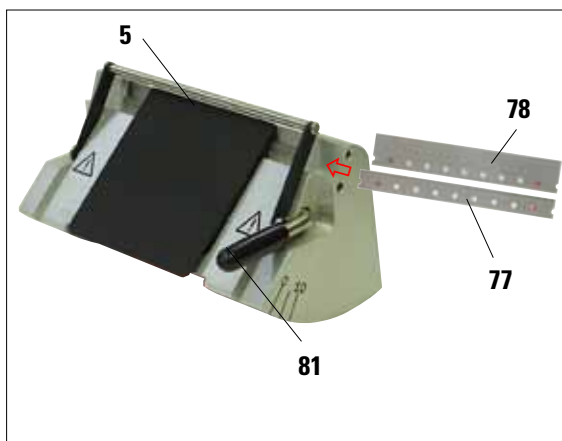


Abb. 30

Einsetzen der Klinge



Bevor die Klinge eingesetzt wird, muss der Messerhalter zusammen mit der Messerhalterbasis im Gerät eingebaut sein!

- Fingerschutzbügel (5) nach unten klappen.
- Zum Einlegen der Klinge Klemmhebel (81) nach vorn herunterklappen.
- Klinge (77 oder 78) vorsichtig von der Seite einschieben.
- Zum Klemmen der Klinge Klemmhebel (81) nach oben klappen.

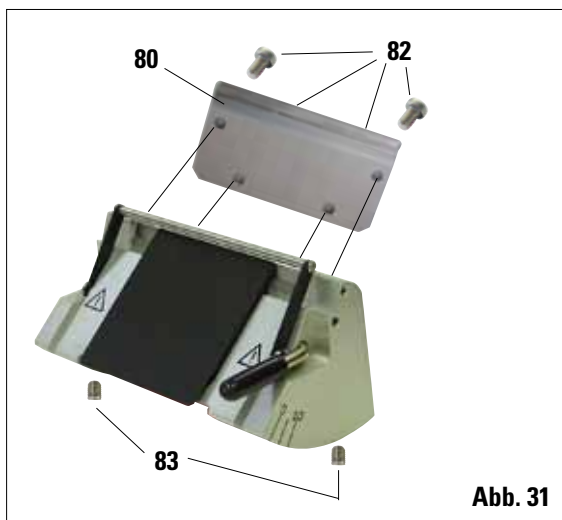


Abb. 31

Wechsel der hinteren Andruckplatte (80)

- Vier Schrauben (82) an der Rückseite des Messerhalters mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 4 lösen und herausrauben.
- Andruckplatte (80) abnehmen.
- Neue Andruckplatte mit den 4 Schrauben (82) befestigen. Die Schrauben dabei nur so weit fest ziehen, dass die Andruckplatte anschließend in Höhe und Parallelität justiert werden kann.

5. Bedienung

Justieren der hinteren Andruckplatte



**Nach jedem Ausbau bzw. Wechsel ist auf den richtigen Sitz der Andruckplatte zu achten.
Wenn erforderlich, muss diese neu justiert werden.**

Die hintere Andruckplatte (**80**) liegt auf zwei Stiftschrauben (**83**, Abb. 31) auf, die eine Höhen- und Paralleljustierung ermöglichen.

Sie sind durch Bohrungen an der Unterseite des Messerhalters zugänglich. Zum Justieren ist ein Innensechskant-Schlüssel SW 2 erforderlich.


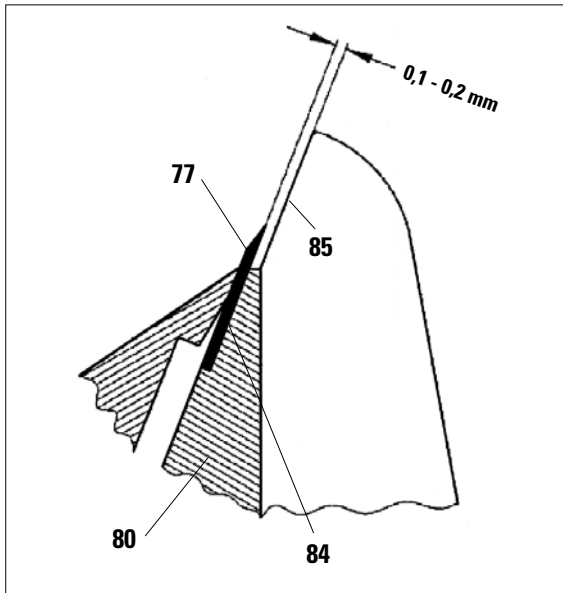


Abb. 32

- Andruckplatte (**80**) einsetzen und die Schrauben (**82**) nur so weit fest ziehen, dass die Andruckplatte beweglich bleibt.
- Andruckplatte mit den Stiftschrauben (**83** - siehe Abb. 31) so justieren, dass die Anlagefläche (**84**) für die Klinge (**77**) ca. 0,1 - 0,2 mm höher steht, als die Grundfläche der Seitenbacken des Messerhalters (**85**). Dies ist vor allem bei Geräten wichtig, deren Messerhalterbasis keine Lateralverschiebung besitzt.
- Bei der Justage darauf achten, dass die Andruckplatte parallel zu den Seitenbacken des Messerhalters ausgerichtet ist.
- Schrauben (**82**) festziehen.

Justieren der vorderen Andruckplatte

Mit den Stiftschrauben (87) an der Unterseite des Messerhalters kann die vordere Andruckplatte in der Höhe justiert werden. Sie sind durch Bohrungen an der Unterseite des Messerhalters zugänglich. Zum Justieren ist ein Innensechskant-Schlüssel SW 2 erforderlich.

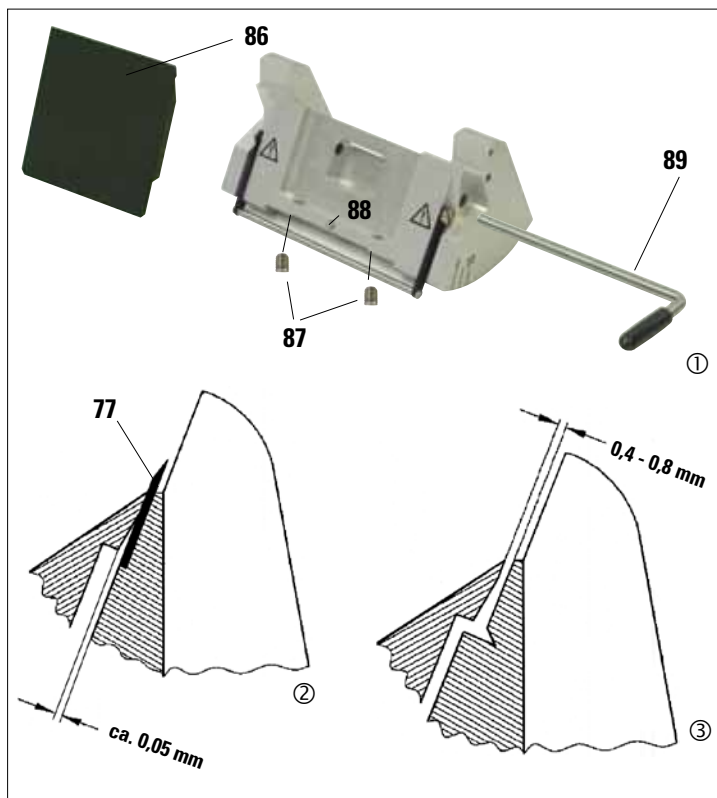

- Andruckplatte (86) in Position bringen, Klemmhebel (89) einsetzen und die Andruckplatte mit dem Klemmhebel nur leicht klemmen.
- Andruckplatte mit den Schrauben (87) in der Höhe justieren. Die oberen Kanten der beiden Andruckplatten (86) und (80) müssen auf gleicher Höhe und parallel zueinander sein.

Der Freiwinkel der vorderen Andruckplatte (86) wird mit einer Stiftschraube (88) justiert, die durch eine Bohrung an der Unterseite des Messerhalters schräg von innen zugänglich ist (Abb. 33/①).

- Eine Klinge (77) einsetzen und mit dem Klemmhebel (89) leicht klemmen.

Abb. 33

- Andruckplatte (86) mit der Schraube (88) so justieren, dass lediglich die Oberkante der Andruckplatte Druck auf die Klinge ausübt. Es muss ein Spalt erkennbar sein (Abb. 33/②). Zum Justieren ist ein kleiner Schraubendreher (ca. 3,0 x 70) erforderlich.
- Beim Justieren darauf achten, dass der Abstand zwischen beiden Andruckplatten in geöffnetem Zustand ca. 0,4-0,8 mm beträgt (Abb. 33/③).

5. Bedienung

5.9.11 Übersicht - Zubehör

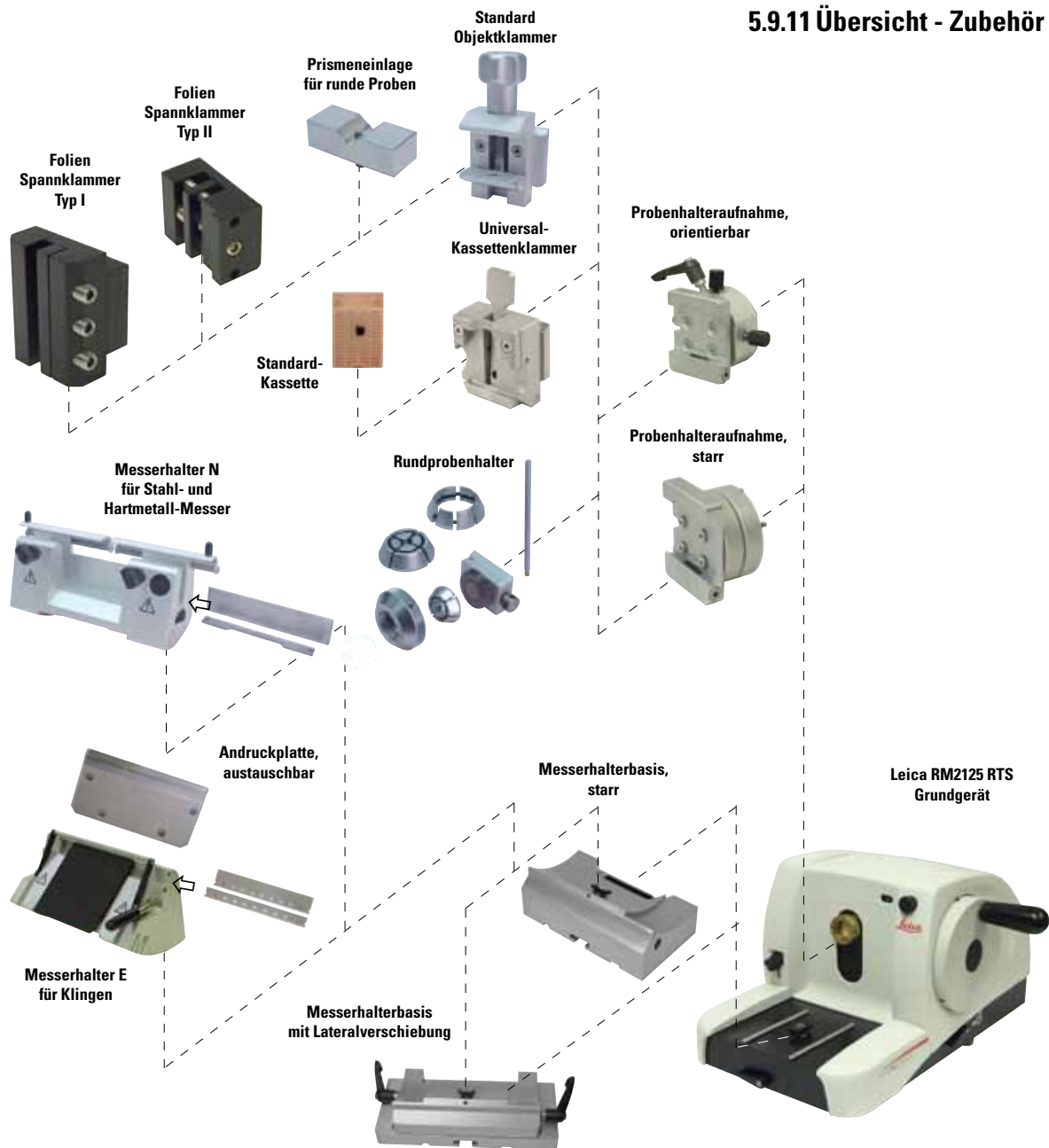


Abb. 34

6.1 Reinigen des Gerätes



Vor dem Ausbau eines Messerhalters immer erst Messer bzw. Klinge entfernen!

Nicht benutzte Messer stets im Messerkasten aufbewahren!

Messer nie mit der Schneide nach oben abstellen und niemals versuchen, ein fallendes Messer aufzufangen!

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die im Betreiberland gültigen Laborvorschriften beachten.

Zum Reinigen der Außenflächen keinen Alkohol, keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel (Glasreiniger!), keine Scheuermittel, sowie keine aceton- oder xylohaltigen Lösungsmittel verwenden. Die lackierten Flächen sind nicht xylo- oder acetonbeständig!

Bei der Reinigung darf keine Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangen!

Vor jeder Reinigung folgende Schritte ausführen:

- Objektklammer in die obere Endlage fahren und die Handrabblockierung aktivieren.
- Klinge aus dem Messerhalter entnehmen und in das Aufnahmefach im Boden des Dispensers schieben bzw. Messer aus dem Messerhalter entnehmen und in den Messerkasten legen.
- Messerhalterbasis und Messerhalter zum Reinigen abnehmen.
- Probe aus der Objektklammer entnehmen.
- Schnittabfälle mit einem trockenen Pinsel entfernen.
- Objektklammer herausnehmen und separat reinigen.

Gerät und Außenflächen

Falls erforderlich, können die lackierten Außenflächen mit einem milden, handelsüblichen Haushaltsreiniger oder Seifenlauge gesäubert und mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden.

6. Reinigung und Wartung

Messerhalter E

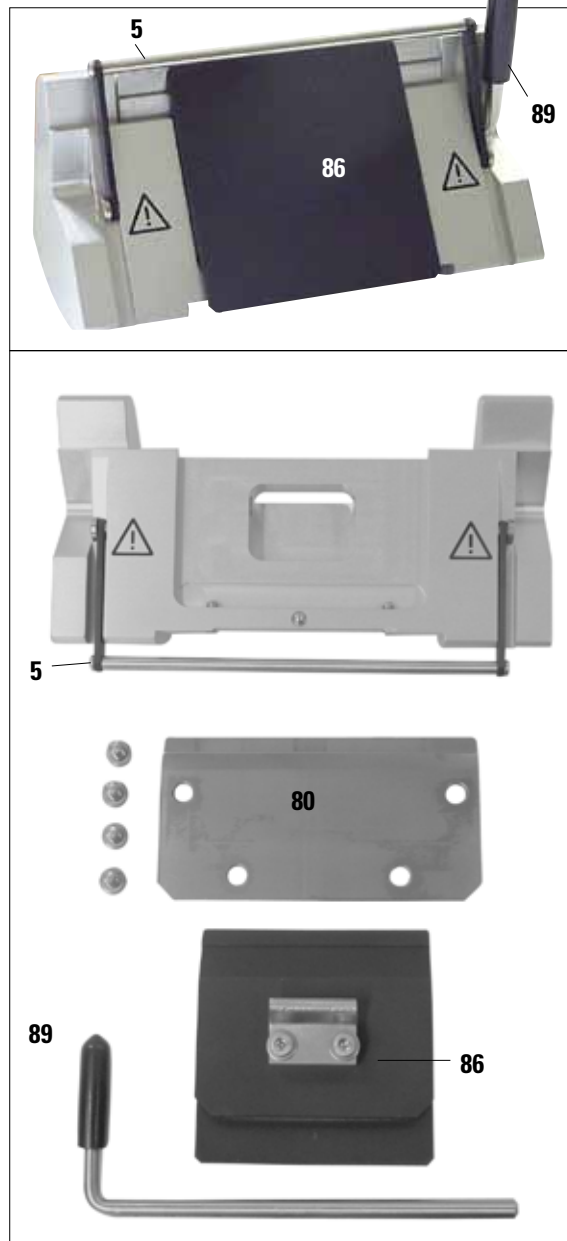


Abb. 35

Zur Reinigung den Messerhalter auseinandernehmen. Zur Reinigung **kann** die vordere Andruckplatte herausgenommen werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Fingerschutz (5) nach unten klappen.
- Klemmhebel (89) der Klinge nach unten drehen.
- Klinge vorsichtig entnehmen, sachgerecht entsorgen.
- Klemmhebel (89) seitlich herausziehen.
- Andruckplatte (86) abnehmen.
- Alle Teile des Messerhalters reinigen.



Beim Reinigen von mehreren Messerhaltern gleichzeitig, dürfen die Einzelteile NICHT vertauscht werden! Nichtbeachtung führt zu Schneideproblemen!



Zum Reinigen und Entfernen von Paraffin kein Xylol oder Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten (z.B. Glasreiniger) verwenden.

- Die demontierten Teile auf einem saugfähigen Tuch in den Trockenschrank legen (bis max. 65 °C) und die Paraffinverunreinigungen ablaufen lassen.



Bei der Entnahme der Teile aus dem Trockenschrank (65 °C) besteht Verbrennungsgefahr. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen!

- Nach der Reinigung die beweglichen Teile des Messerhalters dünn mit dem Triebteile-Öl einölen (siehe auch Kap. 6.2).

- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge!
- Beim Einbau darauf achten, dass die Oberkante der Andruckplatte (86) parallel und auf gleicher Höhe mit der Oberkante der hinteren Andruckplatte (80) ist (siehe Abb. 30/31, Seite 35). Wenn erforderlich, Andruckplatten justieren (Kap. 5.9.10).

Universal-Kassettenklammer

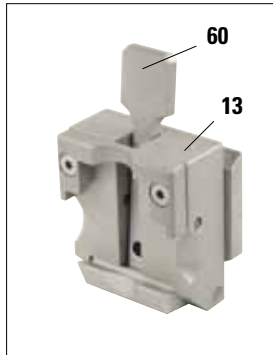


Abb. 36

- Zur gründlichen Reinigung von Paraffinresten die Kassettenspannklammer (13) herausnehmen.
- Zum Reinigen kein Xylol sondern Xylolersatzstoffe oder Paraffinentferner (z.B. "Para Gard") verwenden.
- Die Kassettenspannklammer (13) kann auch in einen maximal 65 °C heißen Trockenschrank gelegt werden, bis das flüssige Wachs abläuft.



Bei der Entnahme der Teile aus dem Trockenschrank (65 °C) besteht Verbrennungsgefahr. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen!

- Wachsreste mit einem trockenen Tuch entfernen.
- Nach einer solchen Reinigung im Ofen immer die Achse und Feder des Spannhebels (60) ölen (siehe auch Kap. 6.2).

6. Reinigung und Wartung

6.2 Wartungshinweise



Das Gerät darf für Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur von autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

Das Gerät ist im Betrieb weitgehend wartungsfrei. Um die Funktion des Gerätes über einen langen Zeitraum sicherzustellen, wird empfohlen:

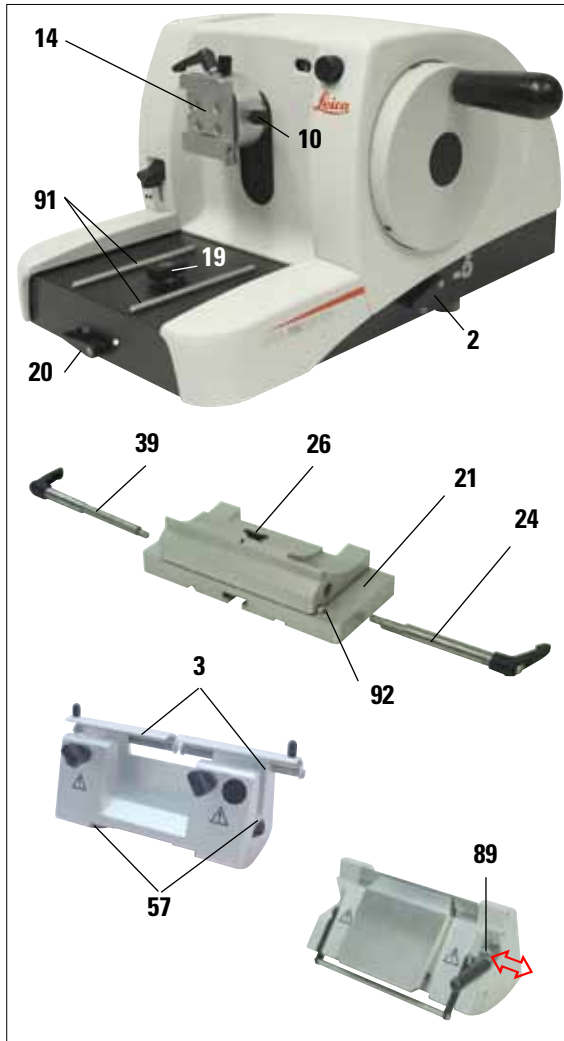


Abb. 37

- Das Gerät mindestens 1 x jährlich von einem durch Leica autorisierten Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen.
- Abschluss eines Wartungsvertrages nach Ablauf der Garantiezeit. Näheres dazu erfahren Sie von Ihrer zuständigen Kundendienstorganisation.
- Das Gerät täglich zu reinigen.
- Einmal im Monat folgende Teile mit dem mitgelieferten Öl Nr. 405 zu ölen (1- 2 Tropfen genügen):
 - Die beweglichen Teile der Probenhalteraufnahme (10) und der Schwalbenschwanzaufnahme (14).
 - T-Stück (19) auf der Mikrotomgrundplatte.
 - Klemmhebel (2) und (20) am Mikrotom.
 - Führungen (91) der Messerhalterbasis auf der Mikrotomgrundplatte.
 - Die Klemmhebel (39) und (24) rechts und links an der Messerhalterbasis.
 - Die Führung (92) der Lateralverschiebung auf der Messerhalterbasis (21).
 - Das T-Stück (26) auf der Messerhalterbasis (21).
 - Die Gleitflächen vom Fingerschutz (3) und Rändelmuttern (57) am Messerhalter N.
 - Den Klemmhebel (89) am Messerhalter E.
 - Achse (90) des Klemmhebels der Kassettensklammer (siehe Abb. 36).

7. Optionales Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Messerhalterbasis, starr, silber..... | 14 0502 37962 |
| Messerhalterbasis, lateralverschiebbar, silber | 14 0502 37992 |
| Messerhalter N, silber | 14 0502 37993 |
| Messerhalter NZ, silber | 14 0502 37994 |
| Messerhalter E, für SB-Mikrotomklingen, silber | 14 0402 37995 |
| Messerhalter E, für BB-Mikrotomklingen, silber | 14 0502 37996 |
| Messerhalter Andruckplatte, für SB-Mikrotomklingen..... | 14 0502 29551 |
| Messerhalter Andruckplatte, für BB-Mikrotomklingen | 14 0502 29553 |
| Messerhalter E-TC für Hartmetall-Einwegklingen, silber | 14 0502 37997 |
| Abschwimmwanne, komplett | 14 0502 37787 |
| Einwegklingen - Schmalband 1 Packung á 50 Stück | 14 0358 38925 |
| Einwegklingen - Schmalband 10 Packungen á 50 Stück | 14 0358 38382 |
| Einwegklingen - Breitband 1 Packung á 50 Stück | 14 0358 38926 |
| Einwegklingen - Breitband 10 Packungen á 50 Stück | 14 0358 38383 |
| Einwegklingen Leica TC - 65 | 14 0216 26379 |
| Messer 16 cm - Profil c - Stahl | 14 0216 07100 |
| Messer 12 cm - Profil c - Stahl | 14 0216 07092 |
| Messer 16 cm - Profil d - Stahl | 14 0216 07132 |
| Messer 12 cm - Profil d - Stahl | 14 0216 07130 |
| Messer 16 cm - Profil d - Hartmetall..... | 14 0216 04813 |
| Messer 16 cm - Profil c - Hartmetall..... | 14 0216 04206 |
| Messerkasten, variabel | 14 0213 11140 |
| Probenaufnahme, starr, silber | 14 0502 38006 |
| Standardspannklammer, silber | 14 0502 37998 |
| Prismeneinlage, silber..... | 14 0502 38000 |
| Universal-Kassettenklammer, silber..... | 14 0502 37999 |
| Folienspannklammer, Typ I, schwarz..... | 14 0402 09307 |
| Folienspannklammer, Typ II, schwarz..... | 14 0402 26922 |
| Rundprobenhalter, ohne Spannringe, silber..... | 14 0502 38001 |
| Rundprobenhalter, mit 3 Spannringen, silber..... | 14 0502 38002 |
| Spannring, 6 mm Durchmesser | 14 0356 08322 |
| Spannring, 15 mm Durchmesser | 14 0356 09200 |
| Spannring, 25 mm Durchmesser | 14 0356 08320 |
| Schnittabfallwanne..... | 14 0402 13128 |
| Staubschutzhaube | 14 0212 30350 |
| Sicherheitshandschuhe, schnittfest, Gr. S | 14 0340 40859 |
| Sicherheitshandschuhe, schnittfest, Gr. M | 14 0340 29011 |

7. Optionales Zubehör

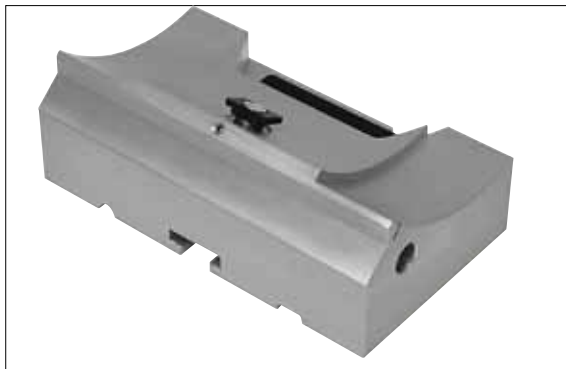


Abb. 38

Messerhalterbasis, starr

silber für Messerhalter N, NZ, E und E-TC

Bestell-Nr...... **14 0502 37962**



Abb. 39

Messerhalterbasis, lateralverschiebbar

für RM2125 RTS, silber

für Messerhalter N, NZ, E und E-TC,
inkl. Klemmhebel

Bestell-Nr...... **14 0502 37992**



Abb. 40

Messerhalter N,

silber, zur Aufnahme von konventionellen
Messern bis 16 cm Länge,
Höhenverstellung der Messerschneide,
separate Freiwinklereinstellung,
beweglicher Fingerschutz.

Bestell-Nr...... **14 0502 37993**



Abb. 41

Messerhalter NZ, silber

zur Aufnahme von konventionellen und Hartmetall-Messern bis 16 cm Länge, Messerandruckplatte für extreme Stabilität und volle Ausnutzung der Messerschneide, Höhenverstellung der Messerschneide, separate Freiwinkeleinstellung, beweglicher Fingerschutz.

Bestell-Nr. 14 0502 37994



Abb. 42

Messerhalter E,

für SB-Mikrotomklingen (80 x 8 x 0,25 mm),
für RM2125 RTS, silber,
Schnellklemmsystem, Freiwinkeleinstellung,
beweglicher Fingerschutz

Beiliegend Werkzeugsatz:

- 1 Innensechskantschlüssel mit Zapfen, SW 4.0 14 0222 33111
- 1 Innensechskantschlüssel mit Griff, SW 2.0 14 0194 04790
- 1 Schraubendreher 3 x 50 14 0170 11568

Bestell-Nr. 14 0502 37995

7. Optionales Zubehör



Abb. 43

Messerhalter E,

für BB-Mikrotomklingen (80 x 14 x 0,317 mm),
RM2125 RTS, silber, Schnellklemmsystem Frei-
winkleinstellung, beweglicher Fingerschutz

Beiliegender Werkzeugsatz:

- Innensechskantschlüssel mit Zapfen, SW 4.0 14 0222 33111
- Innensechskantschlüssel mit Griff, SW 2.0 14 0194 04790
- Schraubendreher 3 x 50 14 0170 11568

Bestell-Nr. **14 0502 37996**



Abb. 44

Messerhalter-Andruckplatte S

22°, für Schmalband – Mikrotomklingen

Bestell-Nr. **14 0502 29551**

22°, für Breitband – Mikrotomklingen

Bestell-Nr. **14 0502 29553**



Abb. 45

Messerhalter E-TC,

für Hartmetall-Einwegklingen TC-65, silber
Schnellklemmsystem,
nichtrostende Klemmplatte aus Edelstahl, hintere
Andruckplatte aus Hartmetall

Bestell-Nr. **14 0502 37997**



Abb. 46

Abschwimmwanne kpl.

RM2125 RTS, für Messerhalter E
für Breitband- und Schmalband Einwegklingen

Bestell-Nr. 14 0502 37787



Abb. 47

Einwegklingen - Schmalband (819)

(80 x 8 x 0,25 mm)

01 Päckchen á 50 Stk. **14 0358 38925**

10 Päckchen á 50 Stk. **14 0358 38382**



Abb. 48

Einwegklingen - Breitband (818)

(80 x 14 x 0,317 mm)

01 Päckchen á 50 Stk. **14 0358 38926**

10 Päckchen á 50 Stk. **14 0358 38383**

7. Optionales Zubehör



Abb. 49

Einwegklingen Leica TC-65

Leica TC-65 Mikrotom-Einwegklingensystem zum Schneiden harter Probenmaterialien. Die Leica TC-65 Hartmetall-Einwegklingen wurden speziell entwickelt für die Anforderungen in Labors, in den routinemäßig harte, abgestumpfte Materialien geschnitten werden. Das einzigartige Feinkorn-Hartmetall garantiert Schnitte bis ca 1 µm. Die Klingen sind voll recyclebar.

Länge: 65 mm

Dicke: 1 mm

Höhe: 11 mm

1 Packung á 5 Stück.

Bestell-Nr. 14 0216 26379

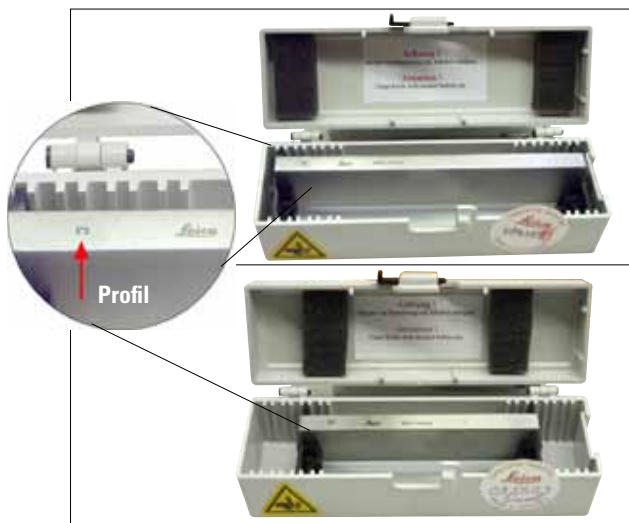


Abb. 50

Messer 16 cm - Profil c - Stahl

Messer, 16cm lang, Profil c

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 07100

Messer 12 cm - Profil c - Stahl

Messer, 12 cm lang, Profil c

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 07092



Abb. 51

Messer 16cm, Profil d - Stahl

Messer, 16 cm lang, Profil d

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 07132

Messer 12 cm, Profil d - Stahl

Messer, 12 cm lang, Profil d

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 07130



Abb. 52

Messer 16 cm, Profil d, Hartmetall

Messer, 16 cm lang, Hartmetall, Profil d

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 04813

Messer 16 cm Profil c, Hartmetall

Messer, 16 cm, Hartmetall, Profil c

Hinweis: Messerkasten 14 0213 11140 enthalten

Bestell-Nummer..... 14 0216 04206



Abb. 53

Messerkasten

variabler Messerkasten (Plastik),
für 1 oder 2 Messer: 10 - 16 cm lang

(Hartmetall- oder SM2500-Messer: nur für
1 Messer!)

Bestell-Nummer..... 14 0213 11140

7. Optionales Zubehör



Abb. 54

Probenaufnahme, starr
RM2125 RTS, silber



Für eine Umrüstung Ihres Mikrotoms mit diesem Zubehör setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Leica Vertreter oder mit dem Technischen Service von Leica Biosystems Nussloch GmbH in Verbindung.

Bestell-Nr...... 14 0457 46996



Abb. 55

Standardspannklammer
40 x 40 mm
mit Adapter, silber

Bestell-Nr...... 14 0502 37998

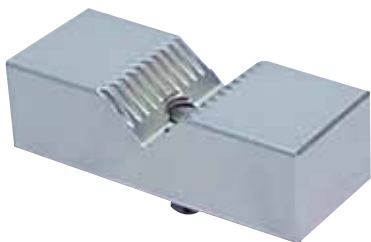


Abb. 56

Prismeneinlage
für Standardspannklammer,
silber

Bestell-Nr...... 14 0502 38000

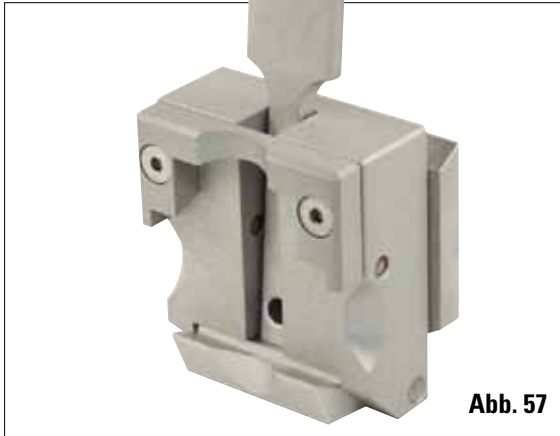


Abb. 57

Universal-Kassettenklammer

mit Adapter
RM2125RTS, silber

Zur Verwendung mit Standardkassetten mit den Abmessungen von mindestens 39,8 x 28mm und maximal 40,9 x 28,8mm.

Bestell-Nr..... 14 0502 37999



Abb. 58

Folienspannklammer Typ I

für Standardspannklammer schwarz
Maximale Probengröße: 25 x 13 mm

Bestell-Nr..... 14 0402 09307



Abb. 59

Folienspannklammer Typ II

für Standardspannklammer schwarz

Bestell-Nr..... 14 0402 26922

7. Optionales Zubehör



Abb. 60

Rundprobenhalter

mit Adapter,
ohne Spannringe, silber

Bestell-Nr. 14 0502 38001



Abb. 61

Rundprobenhalter

mit Adapter,
mit 3 Spannringen, silber

Bestell-Nr. 14 0502 38002



Abb. 62

Spannring

für Rundprobenhalter
6 mm Durchmesser

Bestell-Nr. 14 0356 08322



Abb. 63

Spannring
für Rundprobenhalter
15 mm Durchmesser

Bestell-Nr...... 14 0356 09200

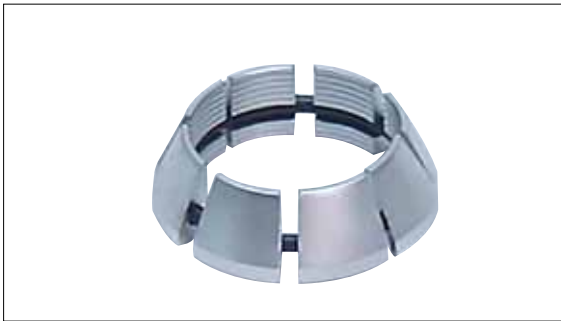


Abb. 64

Spannring, für Rundprobenhalter
25 mm Durchmesser

Bestell-Nr...... 14 0356 08320



Abb. 65

Schnittabfallwanne

Bestell-Nr...... 14 0402 13128

7. Optionales Zubehör



Abb. 66

Staubschutzhaube

Bestell-Nr...... 14 0212 30350



Abb. 67

Sicherheitshandschuhe, schnittfest, Gr. S

Bestell-Nr...... 14 0340 40859

schnittfest, Gr. M

Bestell-Nr...... 14 0340 29011



In der folgenden Tabelle sind die häufigsten bekannten Probleme zusammen mit Ursache und Fehlerbehebung aufgeführt, die beim Arbeiten mit dem Gerät auftreten können.

| Problem | Mögliche Ursache | Beheben des Fehlers |
|--|---|---|
| 8.1 Mögliche Fehler 1. Dick/Dünn Schnitte Es gibt abwechselnd dicke und dünne Schnitte oder Chatter in den Schnitten oder die Probe wird aus der Einbettung gerissen. Im Extremfall entsteht gar kein Schnitt. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinge, Messerhalter oder Orientierung nicht ausreichen geklemmt. • Probe nicht ausreichend geklemmt | <ul style="list-style-type: none"> • Klinge, Messerhalter oder Orientierung neu klemmen. • Überprüfen, ob die Kassette stabil in der Universal-Kassettenklammer gespannt wird. • Falls die Universal-Kassettenklammer durch Paraffin verschmutzt ist, UKK reinigen (siehe Kapitel 8.1 - "Reinigung und Wartung - Universal-Kassettenklammer"). • Bei Verwendung von Kassetten mit angeformten Deckel überprüfen, ob die Bruchkante das stabile Einspannen der Kassette zulässt, gegebenenfalls Grat entfernen oder die Kassette horizontal anstatt vertikal in die Universal-Kassettenklammer einspannen. • Falls die Kassettenabmessungen innerhalb der angegebenen Toleranzen liegen und die Kassette dennoch nicht stabil geklemmt werden kann, ist unter Umständen die Universal-Kassettenklammer falsch justiert bzw. defekt. In diesem Fall die Universal-Kassettenklammer durch den technischen Service überprüfen und neu einstellen lassen. • Bei Verwendung anderer als Leica oder Surgipath, insbesondere dünnwandiger Kassetten, kann es zur Deformation der Kassette oder anderen Klemmproblemen kommen. Wird beim Einspannen der Kassette festgestellt, dass diese nicht stabil geklemmt ist, muss eine alternative Spannkammer verwendet werden. |

8. Problemlösungen

| Problem | Mögliche Ursache | Beheben des Fehlers |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Stumpfe Klinge. • Andruckplatte beschädigt oder falsch justiert. • Freiwinkel des Messers/der Klinge zu klein. | <ul style="list-style-type: none"> • Messerhalter lateral verschieben oder neue Klinge einsetzen. • Neue Andruckplatte einsetzen bzw. neuen Messerhalter verwenden. • Größere Freiwinkeleinstellungen systematisch ausprobieren, bis der optimale Winkel gefunden ist. |
| 2. Schnittstauchung Die Schnitte sind stark gestaucht, weisen Falten auf oder sind aneinander gequetscht. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Klinge ist stumpf. • Die Probe ist zu warm. • Zu hohe Schneidegeschwindigkeit. | <ul style="list-style-type: none"> • Andere Stelle der Klinge benutzen, bzw. neue Klinge verwenden. • Probe vor dem Schneiden kühlen. • Schneidegeschwindigkeit verringern. |
| 3. "Streifen" in Schnitten Beim Messerhalter E | <ul style="list-style-type: none"> • An der hinteren Andruckplatte des Messerhalters hat sich Paraffin aufgebaut. | <ul style="list-style-type: none"> • Paraffin von dort regelmäßig entfernen. |
| 4. Geräusche beim Schneiden Das Messer "singt" beim Schneiden harter Proben. Die Schnitte weisen Schrammen bzw. Rattermarken auf. | <ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe Schneidegeschwindigkeit. • Freiwinkel zu groß. • Ungenügende Klemmung an Objekt- und/oder Messerhalter. | <ul style="list-style-type: none"> • Handrad mit langsamerer Geschwindigkeit drehen. • Freiwinkeleinstellung systematisch verringern, bis der optimale Freiwinkel gefunden ist. • Alle Schraub- und Klemmverbindungen am Objekthaltersystem und Messerhalter überprüfen. Hebel und Schrauben bei Bedarf nachziehen. |
| 8.2 Funktionsstörungen | | |
| 1. Es erfolgt keine Zustellung mehr und damit kein Schnitt. | <ul style="list-style-type: none"> • Der vordere Endanschlag ist erreicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Probe durch Drehen des Grobtriebrades zurückfahren. |
| 2. Starker Klingenvverbrauch | <ul style="list-style-type: none"> • Es wurde mit zu hohen Schneidekräften gearbeitet. | <ul style="list-style-type: none"> • Schneidegeschwindigkeit und/oder Schnittdicke beim Trimmen anpassen. Kleinere Schnittdicke wählen, Handrad langsamer drehen. |

Gewährleistung

Leica Biosystems Nussloch GmbH steht dafür ein, dass das gelieferte Vertragsprodukt einer umfassenden Qualitätskontrolle nach den Leica hausinternen Prüfungsmaßstäben unterzogen wurde, und dass das Produkt nicht mit Mängeln behaftet ist und alle zugesicherten technischen Spezifikationen und/oder vereinbarten Eigenschaften aufweist.

Der Gewährleistungsumfang richtet sich nach dem Inhalt des abgeschlossenen Vertrages. Bindend sind nur die Gewährleistungsbedingungen Ihrer zuständigen Leica-Verkaufsgesellschaft bzw. der Gesellschaft, von der Sie das Vertragsprodukt bezogen haben.

Serviceinformation

Wenn Sie den technischen Kundendienst oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Leica Vertretung oder den Leica Händler, von dem Sie das Gerät gekauft haben.

Folgende Angaben zum Gerät sind erforderlich:

- Die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Gerätes.
- Den Standort des Gerätes und einen Ansprechpartner.
- Den Grund für die Kundendienstanforderung.
- Das Lieferdatum.

Stilllegung und Entsorgung

Das Gerät oder Teile des Gerätes müssen unter Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

